


MN **Column Protection System** de
 Vorsäulenhalter – Gebrauchsanleitung

MN **Column Protection System** en
 Guard column holder – User manual

MN **Column Protection System** fr
 Support de pré-colonne – Manuel




Please check the full range of **MACHEREY-NAGEL** chromatography products!

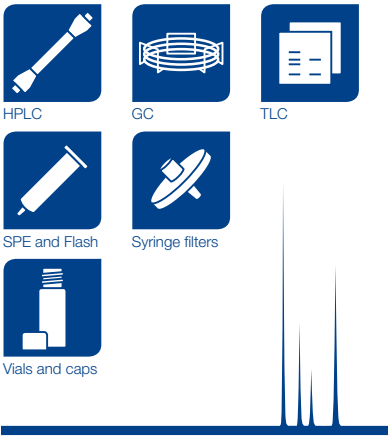


HPLC GC TLC

SPE and Flash Syringe filters

Vials and caps

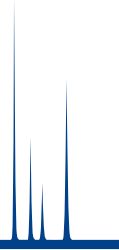

www.mn-net.com

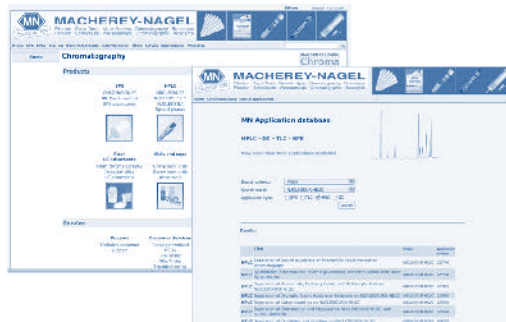

... for applicative support please visit our website with more than 4000 chromatography applications: www.mn-net.com/apps

Germany and international:
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
 Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Germany
 Tel.: +49 24 21 969-0
 info@mn-net.com · www.mn-net.com

Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Switzerland
 Tel.: 062 388 55 00
 sales-ch@mn-net.com

France:
MACHEREY-NAGEL SAS
 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerd · France
 Tel.: 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com
 MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée)
 au capital de 186600 €
 Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 ·
 N° intracommunautaire FR04 379 859 531

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 924 Marcon Blvd., Suite 102 · Allentown, PA 18109 · USA
 Tel.: +1 888 321 6224
 sales-us@mn-net.com

Das Column Protection System ist ein universelles Vorsäulenhaltersystem, geeignet für alle analytischen HPLC-Säulen mit 1/16" Anschlüssen. Es bietet:


- idealen Schutz für Ihre analytische Hauptsäule → deutliche Erhöhung der Standzeit
- minimales Totvolumen → geeignet auch für ultraschnelle HPLC
- Druckstabilität bis 1300 bar (18 850 psi)
- visuelle Verschmutzungskontrolle → rechtzeitiger Wechsel der Vorsäule

MACHEREY-NAGEL bietet entsprechende EC-Vorsäulen für das Column Protection System, gefüllt mit NUCLEODUR®, NUCLEOSHELL®, NUCLEOSIL® und weiteren HPLC-Sorbentien an. Eine ausführliche Beschreibung unserer HPLC-Phasen sowie die passenden EC-Vorsäulen zu Ihrer Hauptsäule finden Sie auf unserer Homepage www.mn-net.com. RP-Säulen anderer Hersteller können mit den UNIVERSAL RP-Vorsäulen betrieben werden.


Inhalt des Column Protection Systems (REF 718966)

- 1 x Vorsäulenhalter
- 2 x Ersatzkapillaren (ID 0,12 mm)
- 3 x Ferrules (für HPLC Säulen mit Partikelgröße > 2 µm)
- 3 x Ferrules (für HPLC Säulen mit Partikelgröße < 2 µm)
- 2 x Schraubenschlüssel (SW 12 und 14)
- 1 x Gebrauchsanleitung

Aufbau

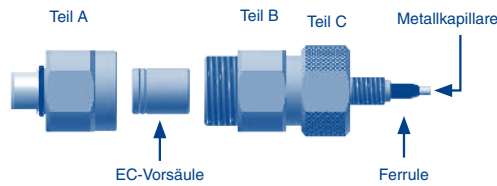


Vorsäulenauswahl

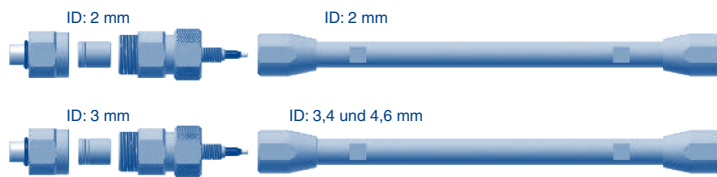


Montage

Schritt 1

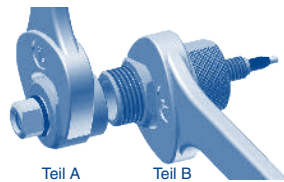


Öffnen Sie den Vorsäulenhalter (Teile A und B) mit den beigefügten Schraubenschlüsseln (Größe 14 mm).

Schritt 2

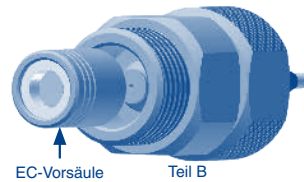


Setzen Sie die EC-Vorsäule in den Vorsäulenhalter Teil B ein. Es wird empfohlen die Vorsäule wie in der Abbildung gezeigt einzusetzen.

Schritt 3

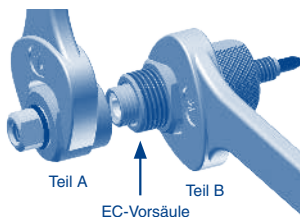


Verschließen Sie den Vorsäulenhalter (Teile A und B) fest mit den beigefügten Schraubenschlüsseln (Größe 14 mm).

Schritt 4

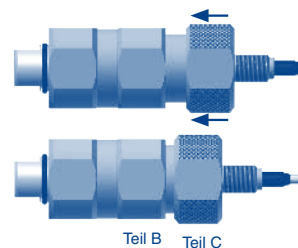

Drücken Sie Teil C in Teil B.

Schritt 5

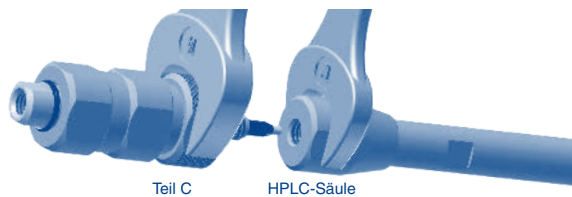


Verbinden Sie den Vorsäulenhalter (Teil C) mit der HPLC-Säule mittels der beigefügten Schraubenschlüssel (Größen 14 und 12).

Schritt 6



Verbinden Sie die vom Injektor kommende Kapillare mit dem Vorsäulenhalter. Schließen Sie die Kapillare des Detektors an den HPLC-Säulenausgang an.


Austausch der EC-Vorsäule

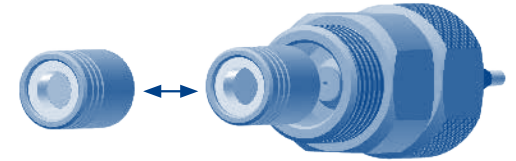


Ersetzen Sie die EC-Vorsäule, wenn die silberfarbene Membran kontaminiert ist, der Rückdruck ansteigt oder die Trennleistung nachlässt.

Wartung


A) Beschädigte Metallkapillare

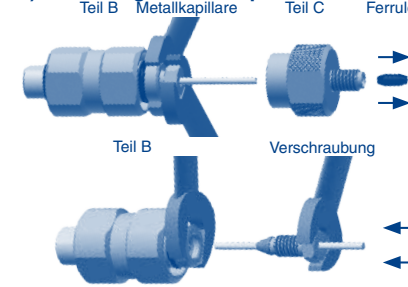

B) Verschlissenes Ferrule

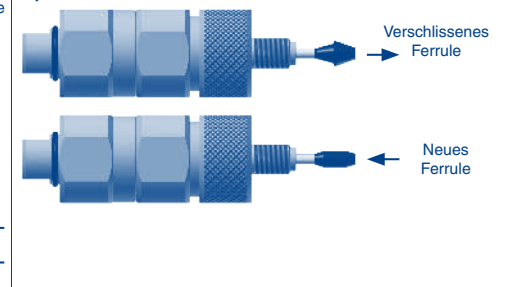

C) Verschlissenes Gewinde (Teil C)

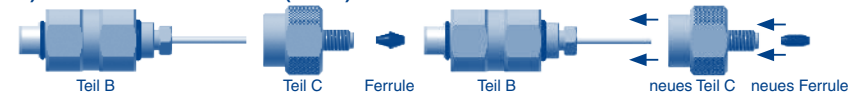


Fehlersuche

Nachlassende chromatographische Leistung

- Stellen Sie sicher, dass die Kapillare des Injektors so tief wie möglich in den Eingang des Vorsäulenhalters eingeführt wurde (bitte beachten Sie dies insbesondere bei der Verwendung von Metallkapillaren).
- Stellen Sie sicher, dass die Kapillare rechtwinklig abgeschnitten wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Kapillare des Vorsäulenhalters so tief wie möglich in den Eingang der HPLC-Säule eingeführt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Vorsäulenhalter (Teil A und B) mit den beiliegenden Schraubenschlüsseln verschlossen wurde.
- Es besteht die Möglichkeit, dass die Vorsäule verschlissen ist. Tauschen Sie diese aus.

Undichtigkeiten

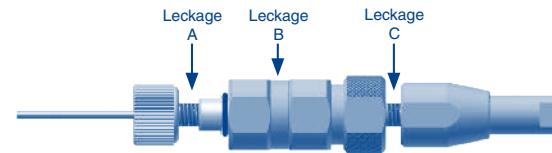

Leckage A:

- Stellen Sie sicher, dass die PEEK-Verschraubung bzw. Metallverschraubung nicht verschlissen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Metallkapillare auf den Eingang des Teils A des Vorsäulenhalters abgestimmt wurde.

Leckage B:

- Stellen Sie sicher, dass der Vorsäulenhalter (Teil A und B) mit den beiliegenden Schraubenschlüsseln verschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Vorsäule korrekt im Vorsäulenhalter positioniert wurde.

Leckage C:

- Stellen Sie sicher, dass das PEEK-Ferrule, welches sich auf der Metallkapillare des Vorsäulenhalters befindet, nicht verschlissen ist. Wenn nötig, ersetzen Sie das PEEK Ferrule (Siehe Wartung: B).
- Stellen Sie sicher, dass die Metallkapillare des Vorsäulenhalters so tief wie möglich in den Eingang der HPLC-Säule gesteckt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Vorsäulenhalter (Teil C) und die HPLC-Säule fest mit den beiliegenden Schraubenschlüsseln verschraubt wurden.

Ersatzteile

- Ferrules für HPLC Säulen mit Partikelgröße > 2 µm (5 Stück) (REF 718967)
- Ferrules für HPLC Säulen mit Partikelgröße < 2 µm (5 Stück) (REF 718963)
- Ersatzverschraubung (Teil C) und O-Ring (1 Stück) (REF 718968)
- Metallkapillare (ID 0,12 mm), Verschraubung und Metallferrule (3 Stück) (REF 718969)
- Metallkapillare (ID 0,18 mm), Verschraubung und Metallferrule für erhöhte Flussrate (3 Stück) (REF 718971)
- Schraubenschlüssel, Schlüsselweite 12 und 14 mm (1 Stück) (REF 718970)

UNIVERSAL Vorsäulen (für Hauptsäulen anderer Hersteller)

- EC 4/2 UNIVERSAL RP (für Hauptsäulen mit 2 mm ID) (3 Stück) (REF 728777.20)
- Vorteilspack, EC 4/2 UNIVERSAL RP (für Hauptsäulen mit 2 mm ID) (9 Stück) (REF 728778.20)
- EC 4/3 UNIVERSAL RP (für Hauptsäulen mit 3, 4 oder 4,6 mm ID) (3 Stück) (REF 728777.30)
- Vorteilspack, EC 4/3 UNIVERSAL RP (für Hauptsäulen mit 3, 4 oder 4,6 mm ID) (9 Stück) (REF 728778.30)

Für NUCLEODUR®, NUCLEOSHELL® und NUCLEOSIL® EC-Vorsäulen besuchen Sie bitte www.mn-net.com.

Frankreich:

USA:



Column Protection System

Guard column holder

en

REF 718966

The Column Protection System is a universal guard column holder system, suitable for all analytical HPLC columns with 1/16" fittings. It offers:


- ideal protection for your analytical main column → significant increase of column life time
- minimized void volume → suitable also for ultra fast HPLC
- pressure stability up to 1300 bar (18 850 psi)
- visual contamination check → in-time changing of the guard column

MACHEREY-NAGEL offers corresponding EC guard columns for the Column Protection System filled with **NUCLEODUR**[®], **NUCLEOSHELL**[®], **NUCLEOSIL**[®] and further HPLC adsorbents. Please check www.mn-net.com for a detailed description of our modern HPLC phases and a listing of EC guard columns corresponding to your analytical main column.


Content Column Protection System (REF 718966)

- 1 x Guard column holder
- 2 x Capillaries (ID 0.12 mm)
- 3 x Ferrules (for HPLC columns with particle size > 2 µm)
- 3 x Ferrules (for HPLC columns with particle size < 2 µm)
- 2 x Wrenches (wrench size: 12 and 14 mm)
- 1 x User manual

Construction

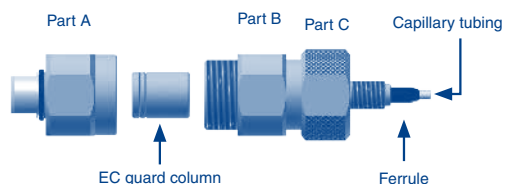


Guard column selection

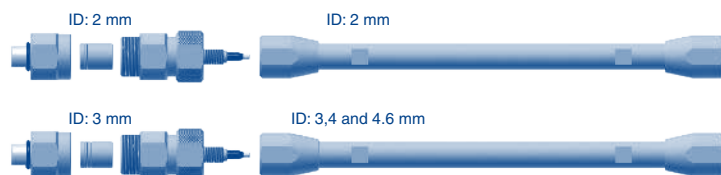


Installation

Step 1

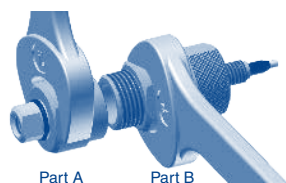


Open the guard column holder (part A and B) by using the wrenches (size 14 mm).

Step 2

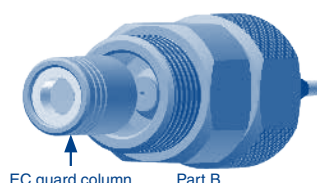


Insert the guard column into the guard column holder part B. We recommend to insert the guard column as shown in the figure.

Step 3

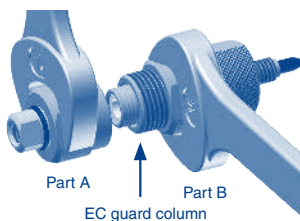

Close the guard column holder (part A and B) with the wrenches (size 14 mm).

Step 4

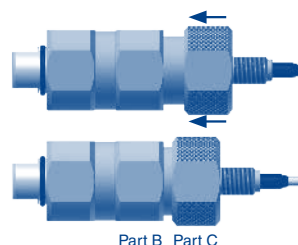

Press part C into part B.

Step 5




Connect the guard column holder (part C) with the HPLC column by using the wrenches (size 14 and 12 mm).

Step 6



Connect the injector capillary with the guard column holder and the HPLC column outlet with the detector capillary.


EC guard column replacement

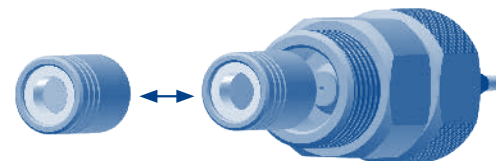


It is advisable to replace the guard column if the silver membrane is contaminated (bright or dark discoloration). If the contaminants are colorless, replace the guard column if the pressure rises or the chromatographic performance decreases.

Maintenance

A) Replace the metal capillary tubing if it is damaged

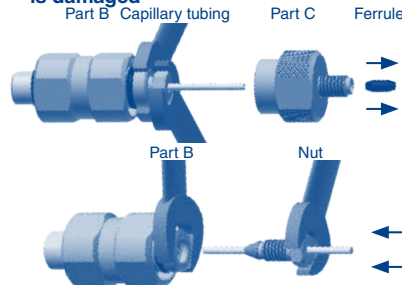

B) Replace the ferrule in order to prevent leaking

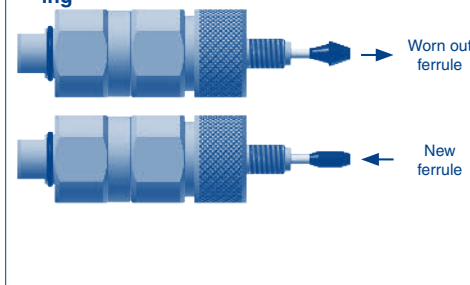

C) Replace part C if the thread is worn out




Troubleshooting

Bad chromatographic performance

- Make sure you seated the tubing from the injector all the way down into the entrance of the guard column holder (especially if you use metal capillary tubings).
- Make sure the tubing was cut rectangular.
- Make sure you seated the capillary tubing of the guard column holder all the way down into the entrance of the HPLC column.
- Make sure you wrench tightened the guard column holder units (part A and B) with the wrenches (size: 14 mm) after hand tightening.
- The odds are that the guard column is worn out. Replace the guard column by a new one.

Leakage

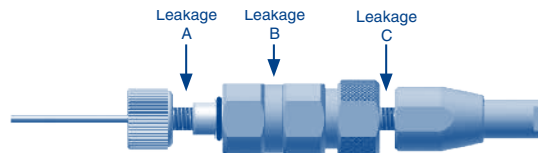

Leakage A:

- Make sure that the PEEK fingertight or metal male nut, respectively is not worn out.
- Make sure that the metal capillary has been geared to the inlet of part A of the guard column holder.

Leakage B:

- Make sure that you wrench tightened the guard column holder units (part A and B) after hand tightening.
- Make sure the guard column is seated correctly in part B of the guard column holder.

Leakage C:

- Make sure that the PEEK ferrule on the metal capillary tubing of the guard column holder is not worn out. If necessary, replace the PEEK ferrule (see maintenance: B).
- Make sure that you seated the capillary tubing of the holder all the way down into the entrance of the HPLC column.
- Make sure that you have fixed the connection between the guard column holder (part C) and the HPLC column with the wrenches

Replacement parts

- Ferrules for HPLC columns with particle size > 2 µm (pack of 5) (REF 718967)
- Ferrules for HPLC columns with particle size < 2 µm (pack of 5) (REF 718963)
- Replacement connector (part C) including O-ring (pack of 1) (REF 718968)
- Capillary tubings ID 0.12 mm, nuts and metal ferrules (pack of 3) (REF 718969)
- Capillary tubings ID 0.18 mm (for higher flow rates), nuts and metal ferrules (pack of 3) (REF 718971)
- Wrench (size 12 and 14 mm) (pack of 1) (REF 718970)

UNIVERSAL Guard Columns (for HPLC columns from other manufacturers)

- EC 4/2 UNIVERSAL RP (for HPLC columns with 2 mm ID) (pack of 3) (REF 728777.20)
- EC 4/2 UNIVERSAL RP guard column (for HPLC columns with 2 mm ID), value pack (pack of 9) (REF 728778.20)
- EC 4/3 UNIVERSAL RP (for HPLC columns with 3, 4 or 4.6 mm ID) (pack of 3) (REF 728777.30)
- EC 4/3 UNIVERSAL RP guard column (for main columns with 3, 4 and 4.6 mm ID), value pack (pack of 9) (REF 728778.30)

For **NUCLEODUR**[®], **NUCLEOSHELL**[®] and **NUCLEOSIL**[®] EC cartridges, please visit www.mn-net.com.

France:

MACHEREY-NAGEL SAS
1, rue Gutenberg – BP135 - 67720 Hoerd - France
Tel.: 03 88 68 22 68 - sales-fr@mn-net.com
MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée)
au capital de 186600 €
Siret 379 859 531 00020 - RCS Strasbourg B379859531 -
N° intracommunautaire FR04 379 859 531

USA:

MACHEREY-NAGEL Inc.
924 Marcon Blvd., Suite 102 - Allentown, PA 18109 - USA
Tel.: +1 888 321 6224
sales-us@mn-net.com

Germany and international:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Germany
Tel.: +49 24 21 969-0
info@mn-net.com · www.mn-net.com

Switzerland:

MACHEREY-NAGEL AG
Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Switzerland
Tel.: 062 388 55 00
sales-ch@mn-net.com

MN **Column Protection System**
Support de Pré-colonne REF 718966

Le système de protection des colonnes « Column Protection System » est un système de support de pré-colonnes universel. Il est utilisable avec toutes les colonnes HPLC analytiques avec des connectiques de 1/16". Il permet :


- une protection idéale pour votre colonne analytique → durée de vie de la colonne significativement accrue
- un volume mort minimisé → compatible en ultra fast HPLC
- une stabilité aux pressions jusqu'à 1300 bar (18 500 psi)
- un contrôle visuel des contaminations → remplacement de la pré-colonne juste à temps

MACHEREY-NAGEL propose des pré-colonnes compatibles avec le système « Column Protection System », remplies avec **NUCLEODUR**®, **NUCLEOSHELL**®, **NUCLEOSIL**® et d'autres adsorbants HPLC. Vous trouverez sur notre site interne www.mn-net.com plus de détails concernant nos phases HPLC modernes ainsi que la liste des pré-colonnes correspondantes. Les colonnes de phase inverse d'autres fabricants peuvent être utilisées avec les pré-colonnes UNIVERSAL RP.


Contenu – Column Protection System (REF 718966)

- 1 x Support de pré-colonne
- 2 x Capillaires (DI 0.12 mm)
- 3 x Ferrules (pour colonnes HPLC avec une taille des particules > 2 µm)
- 3 x Ferrules (pour colonnes HPLC avec une taille des particules < 2 µm)
- 2 x Clés plates doubles avec ouverture de 12 et 14 mm
- 1 x Manuel

Schéma

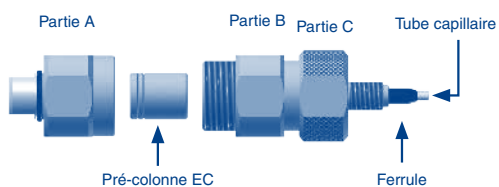


Choix de la taille des pré-colonnes

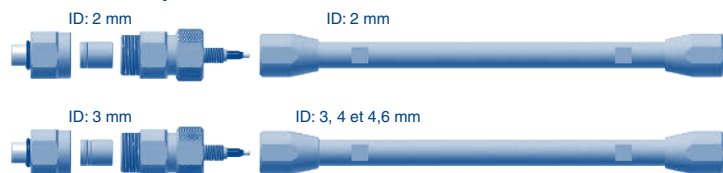


Montage

Etape 1

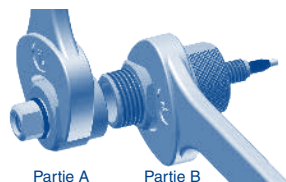


Ouvrir le support de pré-colonne (partie A et B) en utilisant la clé plate fournie de 14 mm.

Etape 2

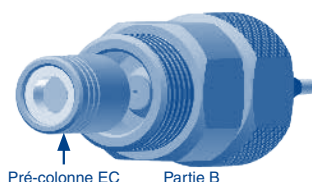


Insérer la pré-colonne dans la partie B du support de pré-colonne. Il est recommandé d'insérer la pré-colonne comme illustré.

Etape 3

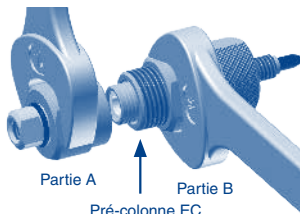


Serrer d'abord le système à l'aide de la clé plate fournie de 14 mm.

Etape 4

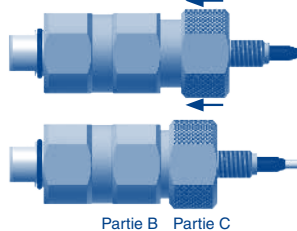

Poussez la partie C dans la partie B.

Etape 5

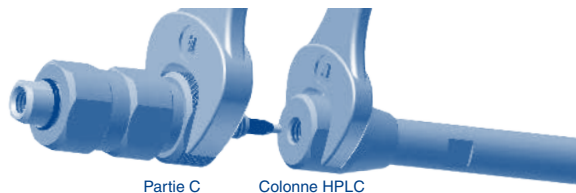

Connecter le support de pré-colonne (Partie C) avec la colonne HPLC en utilisant les clés plates fournies (12 et 14 mm).

Etape 6




Connecter le capillaire provenant de l'injecteur, et connecter la sortie de colonne avec le détecteur.

Allemagne et international :
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
 Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne
 Tél. : +49 24 21 969-0
 info@mn-net.com · www.mn-net.com

Suisse :
MACHEREY-NAGEL AG
 Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Suisse
 Tél. : 062 388 55 00
 sales-ch@mn-net.com


Remplacement des pré-colonnes EC

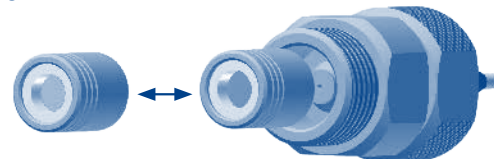


Remplacer la pré-colonne EC lorsque la membrane métallique est contaminée, lorsque la pression augmente ou lorsque l'efficacité de la séparation est affectée.

Entretien


A) Remplacer le capillaire, métal si il est endommagé

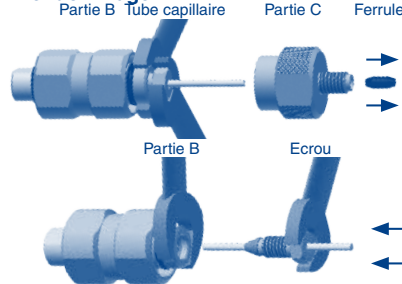

B) Remplacer la ferrule pour éviter les fuites

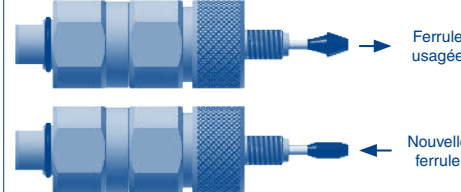

C) Remplacer la partie C si le filetage est usé

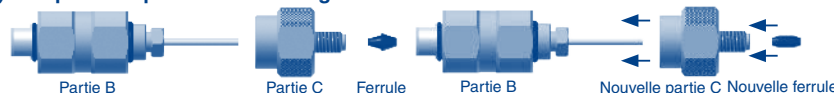


Problèmes – causes et solutions

Mauvaises performances chromatographiques

- Vérifier que le tube capillaire de l'injecteur est bien positionné à l'entrée du support de pré-colonne. (Particulièrement dans le cas d'une utilisation de capillaires métalliques).
- Vérifier que le capillaire soit coupé de manière rectangulaire.
- Vérifier que le capillaire du support de pré-colonne soit bien monté à l'entrée de la colonne HPLC.
- Vérifier que les deux parties (A et B) du support de pré-colonne soient vissées avec les clés plates fournies
- Possibilité de défaillance de la pré-colonne. Remplacer la pré-colonne par une neuve.

Fuites

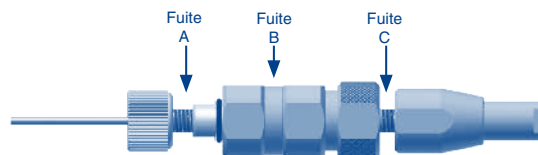

Fuite A :

- Vérifier que les écrous en PEEK / Métal, ne soient pas usés.
- Vérifier que le capillaire métallique soit bien fixé à l'entrée de la partie A du support de pré-colonne.

Fuite B :

- Vérifier que les deux parties (A et B) du support de pré-colonne soient vissées avec les clés plates fournies.
- Vérifier que la pré-colonne soit bien positionnée dans la partie B du support de pré-colonne.

Fuite C :

- Vérifier que la ferrule PEEK du tube capillaire du support de pré-colonne ne soit pas usée. Si nécessaire remplacer la ferrule PEEK (voir entretien : B).
- Vérifier que le tube capillaire du support de pré-colonne soit bien positionné à l'entrée de la colonne HPLC.
- Vérifier que la connexion entre le support de pré-colonne (partie C) et la colonne HPLC soit suffisamment vissée avec les clés plates fournies.

Pièces détachées

- Ferrules pour colonnes HPLC avec une taille des particules > 2 µm (REF 718967)
- Ferrules pour colonnes HPLC avec une taille des particules < 2 µm (REF 718963)
- Partie C et joint O-ring (1 pièce) (REF 718968)
- Capillaire métallique (DI 0,12 mm), écrou et ferrules métalliques (3 pièces) (REF 718969)
- Capillaire métallique (DI 0,18 mm), écrou et ferrules métalliques (3 pièces) (REF 718971)
- Clés plates (taille 12 et 14 mm) (1 pièce) (REF 718970)

Pré-colonnes universelles (pour des colonnes d'autres fabricants)

- EC 4/2 UNIVERSAL RP (pour des colonnes de 2 mm DI) (3 pièces) (REF 728777.20)
- Pack économique, EC 4/2 UNIVERSAL RP (pour des colonnes de 2 mm DI) (9 pièces) (REF 728778.20)
- EC 4/3 UNIVERSAL RP (pour des colonnes de 3, 4 et 4,6 mm DI) (3 pièces) (REF 728777.30)
- Pack économique, EC 4/2 UNIVERSAL RP (pour des colonnes de 3, 4 et 4,6 mm DI) (9 pièces) (REF 728778.30)

Pour les colonnes **NUCLEODUR**®, **NUCLEOSHELL**® et **NUCLEOSIL**®, voir www.mn-net.com.

France:
MACHEREY-NAGEL SAS
 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdt · France
 Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com
 MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée)
 au capital de 186600 €
 Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 ·
 N° intracommunautaire FR04 379 859 531

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 924 Marcon Blvd., Suite 102 · Allentown, PA 18109 · USA
 Tél. : +1 888 321 6224
 sales-us@mn-net.com