

# Gebrauchsanweisung

**Kühl-/Gefrierschrank  
MED-Reihe**



 **Kirsch**  
Made in Germany. Since 1865.

Vor Beginn aller Arbeiten Gebrauchsanweisung lesen!

Philipp KIRSCH GmbH

Im Lossenfeld 14

77731 Willstätt-Sand

DEUTSCHLAND

Telefon: +49 781 9227-0

Telefax: +49 781 9227-200

E-Mail: [info@KIRSCH-medical.de](mailto:info@KIRSCH-medical.de)

Internet: [www.KIRSCH-medical.de](http://www.KIRSCH-medical.de)

D1003\_05.21\_Gebrauchsanweisung\_MED Version 2, de\_DE

**Über diese Gebrauchsanweisung**

Diese Gebrauchsanweisung wurde für das Produkt "Kühl-/Gefrierschrank" (im Folgenden „Gerät“) erstellt.

Personen, die mit dem Gerät umgehen, müssen diese Gebrauchsanweisung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.

Darüber hinaus gelten gegebenenfalls spezielle Betreiberpflichten.

**Aufbewahrungspflicht**

Diese Gebrauchsanweisung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerät. Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Geräts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

**Zielgruppen**

Diese Gebrauchsanweisung dient der Information folgender Zielgruppen:

- Betreiber des Geräts
- Anwender des Geräts

Für den technischen Kundendienst (im Folgenden „Service“) steht eine gesonderte Serviceanleitung für das Gerät zur Verfügung.

**Modelle**

Diese Anleitung ist für folgende Geräte gültig:

Modell	Fabriknummer ab
MED 100 PRO-ACTIVE	100 01 25000 / 100 30 25000
MED 126 PRO-ACTIVE	125 04 25000 / 125 33 25000
MED 200 PRO-ACTIVE	200 01 00100
MED 288 PRO-ACTIVE	280 12 25000 / 280 30 25000
MED 340 PRO-ACTIVE	330 10 25000 / 330 30 25000
MED 468 PRO-ACTIVE	460 06 25000 / 460 30 25000
MED 520 PRO-ACTIVE	500 05 25000 / 500 31 25000
MED 520 CR PRO-ACTIVE	500 15 25000 / 500 43 25000
MED 600 PRO-ACTIVE	600 01 25000
MED 720 PRO-ACTIVE	700 16 25000 / 700 39 25000
MED 288 ULTIMATE	280 71 25000 / 280 81 25000
MED 340 ULTIMATE	340 71 25000 / 340 81 25000
MED 468 ULTIMATE	460 71 25000 / 460 81 25000
MED 520 ULTIMATE	500 71 25000 / 500 81 25000
MED 720 ULTIMATE	700 71 25000 / 700 81 25000

Modell	Fabriksnummer ab
FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE	095 01 25000
FROSTER MED 95 eco PRO-ACTIVE	095 30 25000

## Abbildungen

Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

## Herstelleradresse

Hersteller	Philipp Kirsch GmbH
Adresse	Im Lossenfeld 14
	77731 Willstätt-Sand
	DEUTSCHLAND
Telefon	+49 781 9227-0
Telefax	+49 781 9227-200
E-Mail	info@kirsch-medical.de
Internet	www.kirsch-medical.de

Geschäftszeiten:

- Mo. bis Do.: 08:00 bis 12:15 Uhr, 13:15 bis 16:30 Uhr
- Fr.: 08:00 bis 12:00 Uhr, 13:00 bis 16:00 Uhr

## Servicekontakt

Service	Philipp Kirsch GmbH
Adresse	Im Lossenfeld 14
	77731 Willstätt-Sand
	DEUTSCHLAND
Telefon	+49 781 9227-777
Telefax	+49 781 9227-200
E-Mail	info@kirsch-medical.de
Internet	www.kirsch-medical.de

Auftragsannahme zu den Geschäftszeiten.

## Weitere Informationen

Sollten Sie Fragen oder Hinweise zu dieser Gebrauchsanweisung oder zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten regionalen Fachhändler oder direkt an KIRSCH.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Produktbeschreibung</b> .....	<b>7</b>
1.1	Geräteübersicht.....	7
1.2	Anzeige- und Bedienelemente.....	11
1.2.1	Aufbau der Anzeige- und Bedieneinheit.....	11
1.2.2	Funktion des Schlüsselschalters .....	11
1.2.3	Funktion der Tasten und Anzeigen.....	12
1.3	Lieferumfang.....	13
1.4	Schnittstellen.....	14
1.5	Gerätfunktionen.....	14
1.5.1	Kühlung.....	14
1.5.2	Superfrost-Funktion.....	15
1.5.3	Abtauung.....	15
1.5.4	Temperaturanzeige.....	16
1.5.5	Temperaturspeicher.....	16
1.5.6	Temperaturüberwachung mit PC-KIT-STICK.....	16
1.5.7	Temperaturfühler.....	17
1.6	Akku.....	17
1.7	Zusätzliche Gerätekomponenten.....	17
1.7.1	Temperaturdokumentation.....	18
1.7.2	Innenbeleuchtung.....	19
1.7.3	Abschließbare Glastür.....	19
<b>2</b>	<b>Zubehör</b> .....	<b>20</b>
2.1	GSM-Modul.....	20
<b>3</b>	<b>Sicherheit</b> .....	<b>21</b>
3.1	Symbole in dieser Gebrauchsanweisung.....	21
3.2	Zweckbestimmung.....	22
3.3	Vorhersehbarer Fehlgebrauch.....	22
3.4	Restrisiken.....	23
3.5	Sicherheitskennzeichnungen.....	25
3.6	Personalqualifikation.....	26
3.7	Persönliche Schutzausrüstung.....	27
<b>4</b>	<b>Transport und Stilllegung</b> .....	<b>29</b>
4.1	Gerät transportieren.....	29
4.2	Gerät stilllegen.....	30
4.3	Gerät wieder in Betrieb nehmen.....	31
<b>5</b>	<b>Aufbau, Einbau und Anschluss</b> .....	<b>32</b>
5.1	Gerät aufstellen.....	32
5.2	Gerät einbauen.....	32
5.3	Gerät anschließen.....	33
<b>6</b>	<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>34</b>
6.1	Tätigkeiten bei Inbetriebnahme.....	34
6.2	Gerät programmieren.....	35

6.2.1	Solltemperatur.....	35
6.2.1.1	Funktion der Solltemperatur.....	35
6.2.1.2	Solltemperatur anzeigen und ändern.....	35
6.2.2	Temperaturwarngrenzen.....	37
6.2.2.1	Funktion der Temperaturwarngrenzen.....	37
6.2.2.2	Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern....	38
6.2.3	Luffeuchte einstellen.....	40
<b>7</b>	<b>Bedienung.....</b>	<b>41</b>
7.1	Gerät einschalten.....	41
7.2	Gerät ausschalten.....	41
7.3	Temperaturspeicher abrufen/löschen.....	42
7.4	Superfrost-Funktion einschalten.....	43
7.5	PC-KIT-NET einrichten (optional).....	43
7.6	Gerät beschicken.....	48
<b>8</b>	<b>Reinigung und Desinfektion.....</b>	<b>50</b>
<b>9</b>	<b>Wartung.....</b>	<b>53</b>
9.1	Sicherheitstechnische Kontrolle.....	53
<b>10</b>	<b>Alarme.....</b>	<b>56</b>
10.1	Alarmfunktionen.....	56
10.2	Umgang mit Alarmen.....	57
<b>11</b>	<b>Statusanzeigen und Fehlermeldungen.....</b>	<b>58</b>
11.1	Statusanzeigen.....	58
11.2	Fehlermeldungen.....	58
<b>12</b>	<b>Außerbetriebnahme und Entsorgung.....</b>	<b>65</b>
12.1	Gerät außer Betrieb nehmen.....	65
12.2	Gerät entsorgen.....	65
<b>13</b>	<b>Anhang.....</b>	<b>67</b>
13.1	Konformitätserklärung.....	68
13.2	Technische Daten.....	69
13.3	Einbauzeichnung.....	72
<b>14</b>	<b>Index.....</b>	<b>76</b>

# 1 Produktbeschreibung

## 1.1 Geräteübersicht

Modell MED (Beispiel)



*Abb. 1: Medikamentenkühlschrank (Gehäuse)*

- 1 Stellfüße
- 2 Schlüsselschalter
- 3 Anzeige- und Bedieneinheit ↪ *Kapitel 1.2 „Anzeige- und Bedienelemente“ auf Seite 11*
- 4 Türgriff
- 5 Türschloss



*Abb. 2: Medikamentenkühlschrank (Innenraum)*

- 1 Innenausstattung
- 2 Schubfach
- 3 Kältemaschine

**Modell FROSTER MED (Beispiel)**



*Abb. 3: Medikamentengefrierschrank (Gehäuse)*

- 1 Stellfüße
- 2 Schlüsselschalter
- 3 Anzeige- und Bedieneinheit ↪ Kapitel 1.2 „Anzeige- und Bedienelemente“ auf Seite 11
- 4 Türgriff
- 5 Türschloss



*Abb. 4: Medikamentengefrierschrank (Innenraum)*

- 1 Innenausstattung
- 2 Schubfach
- 3 Tauwassergefäß
- 4 Kältemaschine

## 1.2 Anzeige- und Bedienelemente

### 1.2.1 Aufbau der Anzeige- und Bedieneinheit

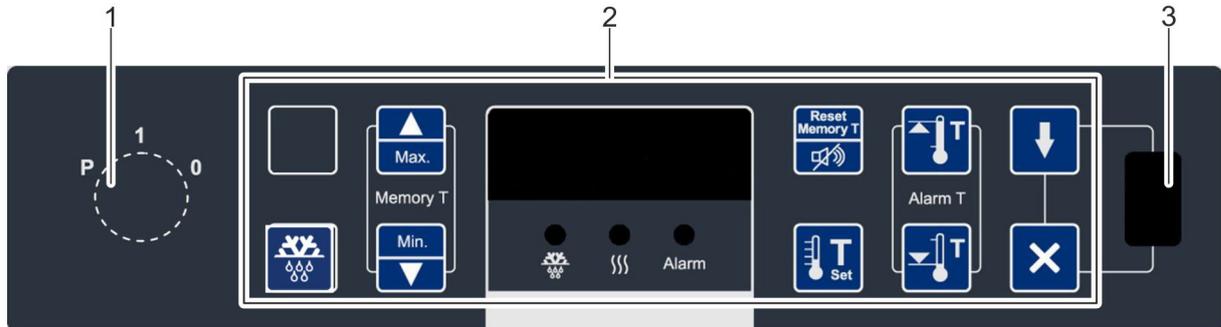


Abb. 5: Anzeige- und Bedieneinheit

- 1 Schlüsselschalter
- 2 Anzeige- und Bedieneinheit (Tastenbelegung variabel)
- 3 USB-Port

### 1.2.2 Funktion des Schlüsselschalters

Tab. 1: Positionen des Schlüsselschalters

Schlüsselstellung	Position	Funktion	Beschreibung
	„0“	Gerät ausschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerät ausschalten (beispielsweise, um einen Neustart durchzuführen).</li> <li>■ Das Display zeigt <b>OFF</b>.</li> <li>■ Um das Gerät komplett stromlos zu schalten, Netzstecker ziehen.</li> </ul>
	„1“	Gerät einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerät betreiben.</li> <li>■ Gerätewerte anzeigen und zurücksetzen (beispielsweise IST-Temperatur oder Temperaturgrenzen).</li> <li>■ Alarme quittieren.</li> </ul>
	„P“	Gerät programmieren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerät einstellen (beispielsweise Sollwerte oder Temperaturwarngrenzen).</li> <li>■ Parameterlisten anzeigen lassen.</li> <li>■ Alarme quittieren.</li> </ul>



Gerät stets in Schlüsselposition „1“ betreiben, um Manipulationen zu vermeiden. Schlüssel während des normalen Betriebs abziehen und sicher verwahren.

## 1.2.3 Funktion der Tasten und Anzeigen

Die Funktion der Tasten und Anzeigen der folgenden Übersicht entnehmen:

Tab. 2: Tasten

Taste	Bezeichnung	Funktion
	[Max.]	Maximalwert des Temperaturspeichers anzeigen.
	[Min.]	Minimalwert des Temperaturspeichers anzeigen.
	[Reset]	Reset des Temperaturspeichers durchführen. Summer ausschalten.
	[Temperaturwarnung max.]	Obere Temperaturwarngrenze abfragen.
	[Temperaturwarnung min.]	Untere Temperaturwarngrenze abfragen.
	[Solltemperatur]	Solltemperatur abfragen.
	[Abtauung]	Zusätzliche Abtauung aktivieren.
	[Zusatzlicht/Zusatzabtauung]	Kombinationstaste: Zusätzliche Abtauung aktivieren. Innenbeleuchtung dauerhaft an-/ausschalten.
	[Superfrost]	Superfrost-Funktion aktivieren.
	[Luftfeuchte]	Luftfeuchte einstellen.
	[Licht]	Innenbeleuchtung dauerhaft an-/ausschalten.
	[Start]	Datenauslesung über einen PC-KIT-STICK starten.
	[Abbruch]	Datenauslesung über einen PC-KIT-STICK abbrechen.

Taste	Bezeichnung	Funktion
	[Leertaste]	Leertaste ohne Funktion.



Bestimmte Tasten haben je nach Ausführung eine Mehrfachfunktion in Verbindung mit anderen Tasten.

Tab. 3: Anzeigen

Anzeige	Bezeichnung	Funktion
	„Abtauung“	Abtauung ist aktiv.
	„Luftfeuchte“	Luftfeuchte ist aktiv (Temperaturkonstanz verbessert, Luftfeuchte hoch).
	„Superfrost“	SuperFrost ist aktiv.
	„Alarm“	Ein Alarm wurde ausgelöst.

## 1.3 Lieferumfang

### Innenausstattung

Folgende für den Betrieb zugelassene Innenausstattung wird für jedes Gerät gemäß Gerätespezifikationen mitgeliefert:

- Drahtrost
- Schubfächer

### Abschließbare Gerätetür

Das Gerät verfügt über eine abschließbare Gerätetür.

### Mitgelieferte Schlüssel

Abhängig von den Gerätekomponten werden folgende Schlüssel mitgeliefert:

- Geräteschlüssel
- Türschlüssel (für abschließbare Gerätetür)

## 1.4 Schnittstellen

Das Gerät verfügt über folgende Schnittstellen, um weitere Geräte (im Folgenden „Module“) zur Temperaturüberwachung und Temperaturdokumentation anzuschließen:

Tab. 4: Schnittstellen

Schnittstelle	Modul
LAN-Schnittstelle	PC-KIT-NET (optional)
USB-Port	PC-KIT-STICK
Potentialfreier Alarmkontakt	Fernwarnanlage (beispielsweise GSM-MODUL oder Anschluss Gebäudeleittechnik (GLT) (Schaltbild am Gerät beachten)

Informationen zum Anschließen der Module an das Gerät der jeweiligen Produktdokumentation entnehmen.



**Nur kompatible USB-Sticks anschließen!**

Am USB-Port ausschließlich Module mit diesen Eigenschaften anschließen:

- Speicherkapazität von höchstens 32 GB
- Formatierung mit dem FAT-32-Format



**USB-Stick nach Gebrauch abziehen!**

Der USB-Stick darf nicht dauerhaft im Gerät stecken.

- USB-Stick nach dem Ende der Datenübertragung abziehen ☞ „Fehlermeldungen und Statusanzeigen des PC-KIT-STICK“ auf Seite 63.

## 1.5 Gerätefunktionen

### 1.5.1 Kühlung

#### Kältemaschine

Das Gerät verfügt über eine Kältemaschine mit innenliegendem Verdampfer zur Kühlung des Kühlguts.

Nach Erstinbetriebnahme oder Wiederinbetriebnahme benötigt die Kältemaschine einige Zeit, um den Innenraum auf den eingestellten Temperatursollwert herabzukühlen.

## Umluftkühlung



Bei der Umluftkühlung zirkuliert die Luft im Innenraum des Kühlschranks. Die Umluftkühlung erfolgt durch Luftleitbleche und ein Gebläse.

Die Umluftkühlung reduziert physikalisch bedingte Temperaturunterschiede und die Solltemperatur wird im gesamten Innenraum konstant gehalten.

Die Umluftkühlung ist auf Dauerbetrieb eingestellt und wird beim Öffnen der Tür automatisch abgeschaltet.

## Verflüssiger



Abb. 6: Verflüssiger (Beispiel)

Über den Verflüssiger (Kondensator) wird die anfallende Wärmeenergie an die Umgebungsluft abgegeben.



*Der Verflüssiger ist je nach Modell entweder an der Rückwand oder im Maschinenraum angebracht.*

## 1.5.2 Superfrost-Funktion



Das Gerät verfügt über eine Superfrost-Funktion.

Mit der Superfrost-Funktion kann das Gerät schnellstmöglich auf die tiefstmögliche Temperatur heruntergekühlt werden ☞ *Kapitel 7.4 „Superfrost-Funktion einschalten“ auf Seite 43.*

## 1.5.3 Abtauung

### Automatische Abtauung



Das Gerät tauet alle 12 Stunden automatisch ab.

Die automatische Abtauung erfolgt mit zeitlicher und thermischer Überwachung.

Bei der automatischen Abtauung ist die Einhaltung des Temperatursollwerts des Geräts gewährleistet.



Wenn der Abtauvorgang aktiv ist, leuchtet die LED-Anzeige „Abtauung“ im Display.

## Zusätzliche Abtauung

Zusätzlich zur automatischen Abtauung kann der Abtauvorgang manuell gestartet werden.



- Taste [Zusatzabtauung] 4 Sekunden drücken.
- ⇒ Der Abtauvorgang startet.

## 1.5.4 Temperaturanzeige



Die Temperaturanzeige befindet sich auf dem Display der Anzeige- und Bedieneinheit des Geräts ↪ Kapitel 1.2 „Anzeige- und Bedienelemente“ auf Seite 11.

Das Display zeigt die Temperatur des Kühlguts an.



*Die Temperaturanzeige zeigt nicht die aktuelle Lufttemperatur des Innenraums an.*

Die Alarmfunktion und die Temperaturwarngrenzen orientieren sich an der im Display angezeigten Temperatur des Kühlguts.

Abb. 7: Display

## 1.5.5 Temperaturspeicher




Der Temperaturspeicher zeichnet während des Betriebs den jeweils erreichten maximalen und minimalen Temperaturwert auf.

Der Temperaturspeicher beginnt mit der Aufzeichnung nach dem Erreichen der Solltemperatur oder spätestens nach 2 Stunden Betrieb.

Der Temperaturspeicher wird nach Neustart oder Reset des Geräts automatisch zurückgesetzt.

Der Temperaturspeicher kann manuell abgerufen und gelöscht werden ↪ Kapitel 7.3 „Temperaturspeicher abrufen/löschen“ auf Seite 42.

## 1.5.6 Temperaturüberwachung mit PC-KIT-STICK

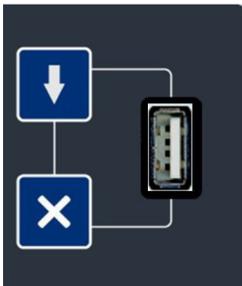

Der Temperaturspeicher des Geräts dokumentiert den maximalen und minimalen Temperaturwert.

PC-KIT-STICK ist die einfachste Möglichkeit der automatischen Temperaturdokumentation.

Die Datenübertragung erfolgt über USB-Stick. Auch während des Auslesens von Daten wird die Temperatur permanent dokumentiert. Es kann eine unbegrenzte Anzahl von Geräten eingebunden werden ↪ „Schnittstellen“ auf Seite 14.

Zur dauerhaften Temperaturüberwachung kann das Gerät mit einer Temperaturdokumentation über Netzwerk ausgestattet werden ↪ Kapitel 1.7.1 „Temperaturdokumentation“ auf Seite 18.

## 1.5.7 Temperaturfühler

Das Gerät ist mit mehreren Temperaturfühlern ausgestattet.

Die Funktion des jeweiligen Temperaturfühlers der folgenden Tabelle entnehmen:

Farbe	Bezeichnung	Funktion
	Verdampferfühler (rot)	Steuert die Abtauphase
	Regelfühler (braun)	Steuert die Überwachungseinheit
	Regelfühler (violett)	Steuert die Überwachungseinheit

## 1.6 Akku

### Funktion Akku

Der Akku versorgt bei Stromausfall die Temperaturüberwachung für bis zu 30 Stunden.

Die Temperaturüberwachung sorgt dafür, dass der Temperaturverlauf gespeichert und bei Bedarf der Temperaturalarm ausgelöst wird.

Der Akku lädt sich im Normalbetrieb auf und wird über eine Ladeautomatik überwacht.

Technische Daten des Akkus:

- 6 V, 4 Ah



#### **Der Akku versorgt nicht das Gerät!**

*Der Akku versorgt ausschließlich die Temperaturüberwachung mit Strom. Der Akku gewährleistet nicht den Betrieb des Geräts und damit den Erhalt der Innenraumtemperatur.*

## 1.7 Zusätzliche Gerätekomponenten

Das Gerät verfügt über eine Standardausstattung.

Die Standardausstattung kann um weitere Gerätekomponenten ergänzt werden.

Folgende zusätzlichen Komponenten stehen für das Gerät zur Verfügung:

- Temperaturdokumentation über Netzwerk
- Innenbeleuchtung

**1.7.1 Temperaturdokumentation**

Das Gerät kann optional mit einer weiteren Temperaturdokumentation ausgestattet werden.

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der zusätzlichen Gerätekomponenten.

Weiterführende Informationen zu Installation und Verwendung der jeweiligen Dokumentation des Produkts entnehmen.

Informationen zur Software für die Temperaturdokumentation der „Montage- und Anschlussanleitung – PC-KIT-NET“ entnehmen.

Tab. 5: Optionen zur Temperaturdokumentation

Bezeichnung	Funktion	Abbildung
PC-KIT-NET	<p>Automatische Temperaturdokumentation und Monitoring über das Netzwerk (LAN).</p> <p>Unbegrenzte Einbindung von Geräten möglich.</p> <p>Gleichzeitiger Datenzugriff für bis zu 20 Clients je Server. 2 Server-Zugriffe möglich.</p>	
Kreisblatttemperaturschreiber	<p>Wird je nach Modell entweder in die Maschinenraumblende des Kühl- oder Gefrierschranks eingebaut oder in einen zusätzlichen Gehäuseaufsatz integriert.</p>	
Temperaturschreiber zum Einlegen	<p>Die einfachste Methode zum Nachrüsten der Temperaturdokumentation.</p> <p>Temperaturmessbereich von +25 °C bis -40 °C.</p> <p>Nicht geeignet für FROSTER BL 180 PRO-ACTIVE und FROSTER BL 650 PRO-ACTIVE</p>	
Externe Temperaturlaufzeichnung	<p>Der Fühler ermöglicht die Temperaturmessung und Weitergabe der Daten an bereits vorhandene, bauseitige Schnittstellen.</p> <p>Die Kompatibilität muss gegebenenfalls durch den Anwender/Betreiber geprüft werden.</p>	

### 1.7.2 Innenbeleuchtung

#### Innenbeleuchtung (optional)



Das Gerät ist optional mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet.

Die Innenbeleuchtung schaltet sich beim Öffnen der Tür automatisch ein und beim Schließen der Tür aus.

Bei Geräten mit Glastür kann die Innenbeleuchtung über die Taste *[Licht]* dauerhaft ein- und ausgeschaltet werden.

### 1.7.3 Abschließbare Glastür

#### Türschloss

Ihr Gerät kann mit einer abschließbaren Glastür ausgestattet werden.

Weiterführende Informationen zum Einbau der Glastür bei KIRSCH erfragen.

## 2 Zubehör

Das Gerät kann über folgendes Zubehör verfügen:

- GSM-Modul

### 2.1 GSM-Modul



Abb. 8: GSM-Modul

Das GSM-Modul dient zur Weitergabe von Alarmmeldungen per SMS an das Mobilfunk- oder Festnetz.



*Zum Betrieb des GSM-Moduls ist eine SIM-Karte nötig (nicht mitgeliefert).*

Ein GSM-Modul kann bis zu drei Geräte verwalten. Durch mitgelieferte Software lassen sich die Alarmgrenzen (obere und untere Warngrenze) einstellen. Dazu wird ein Temperaturfühler benötigt (nicht mitgeliefert).

Das GSM-Modul verfügt über drei Eingänge:

- 2 Eingänge für den potentialfreien Kontakt
- 1 Eingang für den optionalen Temperaturfühler

Die Alarmmeldungen werden über den potentialfreien Kontakt (Anschluss für die Fernwarnanlage) an das GSM-Modul weitergeleitet. Bei Erreichen der Alarmgrenzen wird am GSM-Modul ein optisches und akustisches Signal ausgelöst sowie eine SMS-Alarmmeldung abgeschickt.

Der akustische Alarm wird durch eine Bestätigungs-SMS an das GSM-Modul oder mit einem Tastendruck am GSM-Modul quittiert. Der optische Alarm bleibt bestehen, bis die Störung behoben ist und zusätzlich quittiert wird.

Geräte ohne potentialfreien Kontakt sind mit einem Temperaturfühler nachrüstbar.

## 3 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Patienten und Personals sowie für die sichere und störungsfreie Nutzung des Geräts.

Die Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gefährdungen führen.

### 3.1 Symbole in dieser Gebrauchsanweisung

#### Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Gebrauchsanweisung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden und maximale Patientensicherheit zu gewährleisten, Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln.



#### **GEFAHR!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **WARNUNG!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **VORSICHT!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



#### **HINWEIS!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

## Tipps und Empfehlungen



*Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für eine effiziente und störungsfreie Nutzung des Geräts hervor.*

## Weitere Kennzeichnungen

Kennzeichnung	Erläuterung
	Schritt-für-Schritt-Handlungsanweisungen
	Ergebnisse von Handlungsschritten
	Verweise auf Abschnitte dieser Gebrauchsanweisung
	Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge
	Verweise auf Gebrauchsanweisungen von Zubehör und Optionsteilen

## 3.2 Zweckbestimmung

Der Medikamentenkühlschrank und der Medikamentengefrierschrank dienen der gewerblichen Lagerung von kühlpflichtigen Medikamenten, Impfstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Gerät dient dazu, die vorgeschriebene Kühlkette für das Kühlgut zu erhalten und das Kühlgut gemäß den Herstellervorgaben dauerhaft zu lagern. Der Medikamentenkühlschrank und der Medikamentengefrierschrank sind keine Medizinprodukte.

Das Gerät verfügt gemäß DIN 58345 „Kühlgeräte für Arzneimittel“ über eine abschließbare Tür.

## 3.3 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Das Gerät ist nicht für den privaten Gebrauch vorgesehen. Das Gerät dient der gewerblichen Lagerung von Kühlgut gemäß der Zweckbestimmung.

Das Gerät nicht verwenden, um warmes Kühlgut herabzukühlen. Im Gerät kein Kühlgut lagern, dessen Kühlkette während der Lieferung oder Umlagerung bereits unterbrochen wurde.

Im Gerät keine Lebensmittel oder Getränke lagern.

Kein Kühlgut lagern, das die Tragkraft der Drahtroste und Schubfächer überschreitet.

## 3.4 Restrisiken

### Infektion des Anwenders



#### **WARNUNG!**

#### **Infektionsgefahr bei unzureichender Hygiene, Desinfektion und Sterilisation!**

Bei Kontakt mit nicht gereinigten, nicht sterilisierten oder nicht desinfizierten Teilen besteht Infektionsgefahr.

- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.
- Das Gerät vor der ersten Befüllung reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.

### Austretendes Kältemittel



#### **WARNUNG!**

#### **Gefahr durch austretendes Kältemittel!**

Das verwendete Kältemittel des Geräts ist explosiv, steht unter Druck und kann bei Kontakt mit den Augen oder der Haut zu schweren Verletzungen führen.

- Bei Transport und Aufbau die Rohrleitungen und den Verdampfer nicht knicken oder aufstechen.
- Die Oberflächenbeschichtung nicht beschädigen (beispielsweise ankratzen).
- Im Umgang mit dem Kältemittelkreislauf Sicherheitsbrille und Schutzhandschuhe tragen.

### Heiße Oberfläche



#### **WARNUNG!**

#### **Gefahr durch heiße Oberfläche!**

An den gekennzeichneten Stellen des Geräts kann es bei Berührung zu schweren Verletzungen der Haut führen.

- Bitte entsprechend gekennzeichnete Stellen am Gerät nicht berühren.
- Diese Stellen sind sehr heiß und können auch mehrere Stunden nach dem Ausschalten des Geräts Verbrennungen verursachen.

## Bei Eco-Kältemaschinen



### **WARNUNG!**

#### **Gefahr durch unerlaubten Eingriff in den Kältekreislauf!**

Die Kältemaschine enthält das natürliche Kältemittel Propan R290 / Isobutan R600a. Das verwendete Kältemittel des Geräts ist brennbar und kann bei Kontakt mit den Augen oder der Haut zu schweren Verletzungen führen. Bei unerlaubtem Eingriff in den Kältekreislauf besteht Verletzungsgefahr!

- Vor Ort ist ausschließlich ein Komplettaustausch der Kältemaschine möglich.

Die Kältemaschine ist im Sinne der EN 1127-1 ein technisch dauerhaft dichtes System.

## Kontamination des Kühlguts



### **VORSICHT!**

#### **Gefahr für das Kühlgut durch Kontamination!**

Ein verunreinigtes Gerät kann das gelagerte Kühlgut kontaminieren. Eine Kontamination kann das Kühlgut beschädigen oder zerstören.

- Bereits kontaminiertes Kühlgut nicht im Gerät lagern.
- Nach einer Kontamination das Gerät und das Kühlgut reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.

## Blockierte Belüftung innen



### **VORSICHT!**

#### **Gefahr von Sach- und Personenschäden durch blockierte innere Belüftung!**

Ohne ausreichende Belüftung der Kältemaschine ist die Luftzirkulation im Inneren des Geräts nicht mehr gegeben. Hierdurch kann es zu einem Temperaturgefälle innerhalb des Geräts kommen, wodurch Kühlgut beschädigt werden kann.

- Sicherstellen, dass die Belüftung im oberen Bereich frei ist.
- Lüftungsgitter nicht durch Kühlgut abdecken.

## Fehlende Stromversorgung



### **VORSICHT!**

#### **Gefahr von Sach- und Personenschäden durch fehlende Stromversorgung!**

Der Akku versorgt bei einem Stromausfall nur die Warneinrichtung mit Strom. Das Kühlaggregat wird abgeschaltet, was das Kühlgut beschädigen oder zerstören kann.

- Sicherstellen, dass das Gerät vor Stromausfall geschützt ist (beispielsweise durch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung).
- Nach einem Stromausfall sicherstellen, dass das Kühlaggregat wieder mit Strom versorgt wird.
- Bei Bedarf Kühlgut umlagern und den Service informieren.

## Blockierte Belüftung außen



### **HINWEIS!**

#### **Gefahr von Sachschäden bei blockierter äußerer Belüftung!**

Ohne ausreichende Belüftung der Kältemaschine kann das Gerät überhitzen und beschädigt werden.

- Geräte nicht dicht nebeneinander aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Belüftung (hinten und vorne) am Gerät frei ist.
- Kältemaschine nicht abdecken.
- Gerät nur von qualifiziertem Personal einbauen lassen.

## 3.5 Sicherheitskennzeichnungen

### Typenschild

Das Typenschild ist im Innenraum des Geräts angebracht.

## Personalqualifikation

Modell Type	BL 176 PRO-ACTIVE	Kühl-Inhalt Gross volume	170 Liter
Fabrik-Nr. Serial-No.	170 30 25000	Netto-Inhalt Net volume	150 Liter
Kältemittel Refrigerant	R600a 0,030 kg	Kühl-Aggregat Cooling system	VKS 2716 KS
Wechselstrom Voltage	220-240V~ 50 Hz	Stromaufnahme Power input	0,53 A
Klimaklasse FD	0,1,2,3,4,5,6,7	Zusatzheizungen mit Leistungen > 100W	---

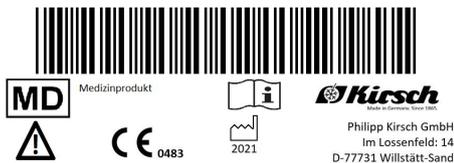


Abb. 9: Beispiel für ein Typenschild (BL 176 PRO-ACTIVE)

## 3.6 Personalqualifikation

### Unzureichende Qualifikation des Personals

Das Typenschild enthält folgende Angaben:

- Modell
- Fabrik-Nr.
- Kältemitteltyp und -menge
- Wechselstrom
- Klimaklasse
- Kühlinhalt (Volumen gesamter Innenraum)
- Nettoinhalt (Volumen nutzbarer Innenraum)
- Kühlaggregat
- Stromaufnahme
- Zusatzheizungen mit Leistungen > 100 W



#### WARNUNG!

#### Gefahr von Sach- und Personenschäden bei Inbetriebnahme durch unqualifiziertes Personal!

Durch unsachgemäße Inbetriebnahme durch nicht dafür qualifiziertes Personal kann erheblicher Schaden am Kühlgut entstehen, der schwere Personenschäden beim Patienten zur Folge haben kann.

- Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.

### Personalqualifikationen

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qualifikationen des Personals für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche benannt:

#### Anwender

Der Anwender ist derjenige, der das Gerät gemäß seiner Zweckbestimmung verwendet und bedient. Das Gerät darf nur von ausgebildetem Fachpersonal verwendet und bedient werden.

Der Anwender ist in der technisch richtigen und sicheren Nutzung des Geräts gemäß geltender Gesetze und Verordnungen eingewiesen.

#### Gerätebeauftragter

Der Gerätebeauftragte ist diejenige Person, die vom Betreiber des Geräts für diese Aufgabe bestimmt und in seine Tätigkeiten eingewiesen wurde.

Den Namen des Gerätebeauftragten und das Datum der Einweisung in das Medizinproduktebuch eintragen und durch die Unterschrift bestätigen.

Der Gerätebeauftragte erfüllt folgende Voraussetzungen:

- Der Gerätebeauftragte kennt die Zweckbestimmung, den vorhersehbaren Fehlgebrauch und die Restrisiken des Geräts.
- Der Gerätebeauftragte ist mit der Gebrauchsanweisung und allen weiteren sicherheitsbezogenen Dokumenten vertraut.
- Der Gerätebeauftragte ist in die technisch richtige und sichere Handhabung des Geräts eingewiesen.

Der Gerätebeauftragte übernimmt folgende Tätigkeiten:

- Der Gerätebeauftragte weist die Anwender in die Handhabung des Geräts ein.

#### **System-/Netzwerkadministrator (empfohlen)**

Der System-/Netzwerkadministrator ist aufgrund seiner Ausbildung, seiner IT-Kenntnisse und Erfahrung in der Lage, die Systemvoraussetzungen und die Arbeitsumgebung, samt technischem Equipment, für die Anwendung der Software zu schaffen.

Der System-/Netzwerkadministrator übernimmt folgende Aufgaben:

- Installation von KIRSCH-DATANET
- Einbindung des Geräts in das Netzwerk

Der System-/Netzwerkadministrator wurde vom Betreiber autorisiert, die Benutzer der Software zu verwalten und Einstellungen an der Software vorzunehmen.

#### **Allgemeine Anforderungen zur Personalqualifikation**

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen Vorschriften beachten.

### **3.7 Persönliche Schutzausrüstung**

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, das Personal gegen Gefahren zu schützen, die dessen Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit beeinträchtigen könnten.

Die in den verschiedenen Kapiteln dieser Anleitung geforderte persönliche Schutzausrüstung vor Beginn der jeweiligen Arbeit unbedingt anlegen.

Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.

Beim Ausführen der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerät muss das Personal persönliche Schutzausrüstung tragen. Auf diese wird in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung gesondert hingewiesen. Im Folgenden wird diese persönliche Schutzausrüstung erläutert:



### **Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe**

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor aggressiven Chemikalien.



### **Schutzhandschuhe**

Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor Reibung, Abschürfungen, Einstichen oder tieferen Verletzungen sowie vor Berührung mit heißen Oberflächen.



### **Sicherheitsschuhe**

Sicherheitsschuhe schützen die Füße vor Quetschungen, herabfallenden Teilen und Ausgleiten auf rutschigem Untergrund.

## 4 Transport und Stilllegung

### 4.1 Gerät transportieren

Bei Auslieferung wird das Gerät in Absprache mit dem Fachhändler transportiert.

Bei einem Transport im Rahmen einer Standortänderung während der Betriebsdauer des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise beachten.

#### Sicherheit beim Transport



#### **WARNUNG!**

#### **Gefahr von Quetschverletzungen bei Umkippen!**

Wenn das Gerät geneigt wird, kippt es unkontrolliert um. Beim Umkippen des Geräts besteht die Gefahr, Hände und Füße zu quetschen.

- Beim Transport des Geräts Sicherheitsschuhe und Sicherheitshandschuhe tragen.
- Das Gerät stehend transportieren.



#### **WARNUNG!**

#### **Gefahr durch austretendes Kältemittel!**

Das verwendete Kältemittel des Geräts ist explosiv, steht unter Druck und kann bei Kontakt mit den Augen oder der Haut zu schweren Verletzungen führen.

- Bei Transport und Aufbau die Rohrleitungen und den Verdampfer nicht knicken oder aufstechen.
- Die Oberflächenbeschichtung nicht beschädigen (beispielsweise ankratzen).
- Im Umgang mit dem Kältemittelkreislauf Sicherheitsbrille und Schutzhandschuhe tragen.



### HINWEIS!

#### Gefahr von Schaden am Tauwassergefäß!

Die in der folgenden Tabelle genannten Geräte sind unterseitig mit einem Tauwassergefäß ausgestattet, das bei unsachgemäßem Transport beschädigt werden kann:

- Gerät auf Palette stellen und transportieren.
- Gerät nicht ohne Palette mit Gabelstapler oder Hubwagen anheben.

MED 520 PRO-ACTIVE	MED 520 ULTIMATE
MED 520 CR PRO-ACTIVE	MED 520 CR ULTIMATE
MED 720 PRO-ACTIVE	MED 720 ULTIMATE

## Gerät an neuen Standort transportieren

- Schutzausrüstung: ■ Sicherheitsschuhe  
■ Schutzhandschuhe

Gerät außer Betrieb nehmen wie in Abschnitt ☞ „Gerät stilllegen“ auf Seite 30 dargestellt.

1. ➤ Gerät an neuen Aufstellort transportieren.




#### Wartezeit bis zur Wiederinbetriebnahme:

Wenn das Gerät transportiert wurde, das Gerät aufstellen und 1 Stunde warten bis zur Wiederinbetriebnahme, damit sich das Kältemittel wieder gleichmäßig im Kältemittelkreislauf verteilen kann.

2. ➤ Gerät wieder in Betrieb nehmen wie in Abschnitt ☞ „Gerät wieder in Betrieb nehmen“ auf Seite 31 dargestellt.

## 4.2 Gerät stilllegen

### Gerät stilllegen

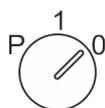

Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.

1. ➤ Geräteschlüssel auf Position „0“ drehen.
2. ➤ Netzstecker ziehen.
3. ➤ Geräteschlüssel abziehen.
4. ➤ Gerätetür geöffnet lassen, um Geruch- und Schimmelbildung zu vermeiden.


### 4.3 Gerät wieder in Betrieb nehmen

#### Gerät wieder in Betrieb nehmen

Gerät vor Wiederinbetriebnahme reinigen und desinfizieren  
↳ Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 50.

**1.** ▶ Netzstecker einstecken.

**2.** ▶ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.

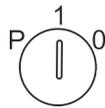

**3.** ▶ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.

⇒ Das Display zeigt die Innenraumtemperatur an.

**4.** ▶ Solltemperatur prüfen und gegebenenfalls einstellen  
↳ Kapitel 6.2.1.2 „Solltemperatur anzeigen und ändern“  
auf Seite 35.



#### **Vorlaufzeit des Temperaturalarms!**

*Der Temperaturalarm ist frühestens aktiv, sobald die Solltemperatur erreicht wurde, oder spätestens nach 2 Stunden Betrieb des Geräts.*

**5.** ▶ Wenn das Gerät die Solltemperatur erreicht hat, das Gerät mit dem Kühlgut beschicken.

## 5 Aufbau, Einbau und Anschluss

### 5.1 Gerät aufstellen

#### Aufstellen

Beim Aufstellen des Geräts folgende Aufstellbedingungen einhalten:

- Trocken und gut belüfteten Aufstellort wählen.
- Gerät nicht neben Wärmequellen aufstellen.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Gerät auf fester, ebener Fläche aufstellen.
- Unebenheiten über die verstellbaren Standfüße ausgleichen.
- Lüftungsgitter nicht abdecken, zustellen oder verblenden.
- Kältemaschine nicht abdecken, zustellen oder verblenden.
- Zwischen Wand und Gerät einen Mindestabstand von 2 cm einhalten (beispielsweise durch den Abstandshalter).
- Zwischen 2 Geräten einen Mindestabstand von 2 cm einhalten.
- Das Mindestraumvolumen am Aufstellort zur Vermeidung explosionsfähiger Atmosphäre nach DIN EN378-1 bei Verwendung von Kühl- und Gefriergeräten mit brennbaren Kältemitteln (R600a, R290a) ist einzuhalten.



*Bemessungsgrundlage für das Mindestraumvolumen des Aufstellungsortes ist die größte Kältemittel-Füllmenge der vorhandenen bzw. geplanten Kühlgeräte. Die jeweilige Kältemittelfüllmenge entnehmen Sie der Tabelle ☞ Kapitel 13.2 „Technische Daten“ auf Seite 69.*

*R600a: Volumen = Kältefüllmenge / 8,6 g/m<sup>3</sup>*

*R290a: Volumen = Kältefüllmenge / 7,6 g/m<sup>3</sup>*

### 5.2 Gerät einbauen

#### Übersicht einbaufähige Geräte

MED 100 PRO-ACTIVE	MED 200 PRO-ACTIVE
MED 126 PRO-ACTIVE	MED 600 PRO-ACTIVE
FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE	

#### Einbauen

Den Einbau des Geräts ausschließlich durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen. Im Zweifel KIRSCH kontaktieren ☞ „Herstelleradresse“ auf Seite 4.

Das Gerät einbauen wie in der beiliegenden Einbauzeichnung dargestellt.

### 5.3 Gerät anschließen

#### Anschließen



*Das Gerät ist nach Schutzklasse I und Schutzart IP 20 ausgeführt und steckerfertig.*

Die Anschlussbedingungen gemäß den Technischen Daten und dem Typenschild sicherstellen.

1. ➤ Anschlusskabel des Netzsteckers auf Beschädigungen prüfen.
2. ➤ Netzstecker einstecken.

## 6 Inbetriebnahme

Personal: ■ Gerätebeauftragter

### 6.1 Tätigkeiten bei Inbetriebnahme

#### Reihenfolge der Inbetriebnahme



#### **WARNUNG!**

**Gefahr von Sach- und Personenschäden bei Inbetriebnahme durch unqualifiziertes Personal!**

Durch unsachgemäße Inbetriebnahme durch nicht dafür qualifiziertes Personal kann erheblicher Schaden am Kühlgut entstehen, der schwere Personenschäden zur Folge haben kann.

- Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.

Die Inbetriebnahme besteht aus folgenden Tätigkeiten:

- 1 - Gerät innen reinigen und desinfizieren ↪ *Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 50.*
- 2 - Gerät einschalten ↪ *Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 41.*
- 3 - Gerät programmieren ↪ *Kapitel 6.2 „Gerät programmieren“ auf Seite 35.*
- 4 - Erreichen der Solltemperatur abwarten.
- 5 - Gerät beschicken ↪ *Kapitel 7.6 „Gerät beschicken“ auf Seite 48.*

## 6.2 Gerät programmieren

Schlüssel nicht in falsche Hände geben



### HINWEIS!

#### Gefahr durch fehlerhafte Programmierung!

Mit Hilfe des Schlüssels kann über die Schlüsselposition „P“ auf die Programmierfunktionen des Geräts zugegriffen werden. Eine für das Kühlgut ungeeignete Programmierung kann zu Schäden am Kühlgut führen.

- Die Programmierung von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
- Nach der Programmierung den Schlüsselschalter auf Position „1“ drehen und den Schlüssel abziehen.
- Schlüssel gegen unbefugten Zugriff sichern.
- Das Gerät nicht in Schlüsselposition „P“ betreiben.

### 6.2.1 Solltemperatur

#### 6.2.1.1 Funktion der Solltemperatur

Die Solltemperatur legt fest, bei welcher Temperatur das Gerät betrieben wird, um das Kühlgut unter optimalen Bedingungen zu lagern.

Die Solltemperatur des Geräts ist durch KIRSCH voreingestellt.



*Änderungen des Sollwerts verändern nicht die Temperaturwarngrenzen. Diese werden manuell angepasst → Kapitel 6.2.1.2 „Solltemperatur anzeigen und ändern“ auf Seite 35.*

#### 6.2.1.2 Solltemperatur anzeigen und ändern

Änderungen nur durch qualifiziertes Personal

Solltemperatur anzeigen



Taste [Solltemperatur] drücken.

⇒ Die aktuelle Solltemperatur wird angezeigt.

## Solltemperatur ändern

1. ▶ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.




### HINWEIS!

#### Gefahr durch fehlerhafte Programmierung!

Mit Hilfe des Schlüssels kann über die Schlüsselposition „P“ auf die Programmierfunktionen des Geräts zugegriffen werden. Eine für das Kühlgut ungeeignete Programmierung kann zu Schäden am Kühlgut führen.

- Die Programmierung von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
- Nach der Programmierung den Schlüsselschalter auf Position „1“ drehen und den Schlüssel abziehen.
- Schlüssel gegen unbefugten Zugriff sichern.
- Das Gerät nicht in Schlüsselposition „P“ betreiben.

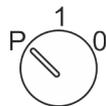


2. ▶ Geräteschlüssel auf Position „P“ drehen.



3. ▶ Taste [Solltemperatur] gedrückt halten.



4. ▶ Über die Taste [Min.] oder [Max.] den gewünschten Sollwert einstellen.

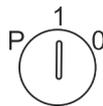

5. ▶ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.

⇒ Das Gerät reguliert die Temperatur auf den angegebenen Sollwert.



### Temperaturverlauf beobachten!

Das Gerät erreicht den neuen Sollwert nicht unmittelbar nach der Änderung.

Den Temperaturverlauf am Display oder über eine optionale Temperaturdokumentation (z. B. KIRSCH-PC-KIT) beobachten.

6. ▶ Aktuelle Temperatur ablesen und den weiteren Temperaturverlauf beobachten, bis die Solltemperatur erreicht ist.



### **Folgen der geänderten Solltemperatur**

*Sobald die Solltemperatur erreicht ist, müssen die Temperaturwarngrenzen so eingestellt werden, dass die Solltemperatur ober- bzw. unterhalb der Solltemperatur liegen. Andernfalls wird der Temperaturalarm ausgelöst ↪ Kapitel 6.2.2.2 „Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern“ auf Seite 38.*

*Die eingestellte Solltemperatur wird automatisch gespeichert. Die Solltemperatur bleibt nach einem Stromausfall oder Abschalten des Geräts erhalten.*

- 7.** ➔ Wenn das Gerät die Solltemperatur erreicht hat, das Gerät beschicken.

## **6.2.2 Temperaturwarngrenzen**

### **6.2.2.1 Funktion der Temperaturwarngrenzen**

Die Temperaturwarngrenzen legen fest, welche Abweichung der Isttemperatur zur Solltemperatur durch das Gerät toleriert werden. Die Temperaturwarngrenzen sind gerätespezifisch. Sie sind an die Anforderung des Kühlguts anpassbar.

Die Werte für die Temperaturwarngrenzen sind werksseitig eingestellt und entsprechen den gültigen DIN-Normen für das Gerät.



### **Empfohlene Temperaturwarngrenzen**

*Die Temperaturwarngrenzen dürfen nicht der Solltemperatur entsprechen.*

*Die Temperaturgrenzen wie folgt einstellen:*

- *Obere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C höher als die Solltemperatur*
- *Untere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C tiefer als die Solltemperatur*



### **Empfohlene Temperaturwarngrenzen FROSTER**

*Um die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts zu gewährleisten sind für FROSTER-Modelle die Temperaturwarngrenzen gemäß Tabelle ↪ „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 38 einzustellen.*

## Temperaturwarngrenzen

Tab. 6: Temperaturwarngrenzen MED und FROSTER MED

Modell	Untere Temperaturwarngrenze	Solltemperatur	Obere Temperaturwarngrenze
MED 100 PRO-ACTIVE	+2 °C	+5 °C	+8 °C
MED 126 PRO-ACTIVE			
MED 200 PRO-ACTIVE			
MED 288 PRO-ACTIVE			
MED 340 PRO-ACTIVE			
MED 468 PRO-ACTIVE			
MED 520 PRO-ACTIVE			
MED 520 CR PRO-ACTIVE			
MED 600 PRO-ACTIVE			
MED 720 PRO-ACTIVE			
MED 288 ULTIMATE			
MED 340 ULTIMATE			
MED 468 ULTIMATE			
MED 520 ULTIMATE			
MED 520 CR ULTIMATE			
MED 720 ULTIMATE			
FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE	-35 °C	-20 °C	-10 °C

### 6.2.2.2 Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern

#### Temperaturwarngrenzen anzeigen

##### Obere Temperaturwarngrenze



1. Taste [Temperaturwarnung max.] drücken.  
⇒ Die obere Temperaturwarngrenze wird im Display angezeigt.

##### Untere Temperaturwarngrenze



2. Taste [Temperaturwarnung min.] drücken.  
⇒ Die untere Temperaturwarngrenze wird im Display angezeigt.

## Temperaturwarngrenzen ändern



### Empfohlene Temperaturwarngrenzen

Die Temperaturwarngrenzen dürfen nicht der Solltemperatur entsprechen.

Die Temperaturgrenzen wie folgt einstellen:



- Obere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C höher als die Solltemperatur
- Untere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C tiefer als die Solltemperatur



### Empfohlene Temperaturwarngrenzen FROSTER

Um die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts zu gewährleisten sind für FROSTER-Modelle die Temperaturwarngrenzen gemäß Tabelle ↪ „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 38 einzustellen.

1. ➔ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ➔ Geräteschlüssel auf Position „P“ drehen.
3. ➔ Taste [Temperaturwarnung max.] drücken und gedrückt halten.
4. ➔ Taste [Max.] so oft drücken, bis der Wert für die neue obere Temperaturwarngrenze erreicht ist.
5. ➔ Taste [Min.] so oft drücken, bis der Wert für die neue untere Temperaturwarngrenze erreicht ist.
6. ➔ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.
  - ⇒ Das Display zeigt die aktuelle Innenraumtemperatur.

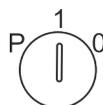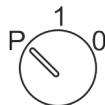

Die eingestellten Temperaturwarngrenzen werden automatisch gespeichert. Die Temperaturwarngrenzen bleiben nach einem Stromausfall oder Abschalten des Geräts erhalten.

## 6.2.3 Luftfeuchte einstellen

### Übersicht Geräte mit einstellbarer Luftfeuchte

MED 288 PRO-ACTIVE	MED 288 ULTIMATE
MED 340 PRO-ACTIVE	MED 340 ULTIMATE
MED 468 PRO-ACTIVE	MED 468 ULTIMATE
MED 520 PRO-ACTIVE	MED 520 ULTIMATE
MED 520 CR PRO-ACTIVE	MED 520 CR ULTIMATE
MED 600 PRO-ACTIVE	
MED 720 PRO-ACTIVE	MED 720 ULTIMATE

### Luftfeuchte einstellen

Für den Innenraum des Geräts kann zwischen 2 Luftfeuchten gewählt werden:



hohe Luftfeuchte - ca. 90 %

niedrige Luftfeuchte - ca. 65 %



*Bei Einstellung „hohe Luftfeuchte“ ist das Umluftgebläse im Innenraum permanent in Betrieb und schaltet nur bei Türöffnung aus. Bei Einstellung „niedrige Luftfeuchte“ schaltet das Gebläse nach jedem Stillstand der Kältemaschine für kurze Zeit ab.*

1. ➤ Geräteschlüssel in den Schlüsselschalter stecken.
2. ➤ Geräteschlüssel auf Position „P“ drehen.
3. ➤ Taste [Luftfeuchte] drücken und für mindestens 4 Sekunden gedrückt halten.
4. ➤ Luftfeuchte auswählen.
  - ⇒ Nach Auswahl „hohe Luftfeuchte“ leuchtet die LED-Anzeige .
  - Nach Auswahl „niedere Luftfeuchte“ erlischt die LED-Anzeige.

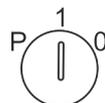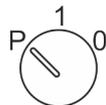


5. ➤ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.

## 7 Bedienung

Personal:  ■ Anwender

### 7.1 Gerät einschalten

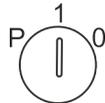

1. ➤ Schlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ➤ Geräteschlüssel auf Position „1“ stellen.  
⇒ Das Display zeigt die Innenraumtemperatur an.
3. ➤ Schlüssel abziehen und vor unbefugtem Zugriff geschützt aufbewahren.
4. ➤ Solltemperatur prüfen oder gegebenenfalls einstellen  
↳ Kapitel 6.2.1.2 „Solltemperatur anzeigen und ändern“ auf Seite 35.



#### **Vorlaufzeit des Temperaturalarms!**

Der Temperaturalarm ist frühestens aktiv, sobald die Solltemperatur erreicht wurde, oder spätestens nach 2 Stunden Betrieb des Geräts.


5. ➤ Gerät beschicken, wenn die Solltemperatur erreicht ist.



#### **Tür öffnet schwergängig beim ersten Öffnen**

Durch das Abkühlen entsteht im Innenraum Unterdruck, wodurch sich die Tür beim ersten Öffnen möglicherweise nur mit erhöhter Kraft öffnen lässt.

### 7.2 Gerät ausschalten

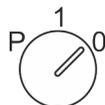

1. ➤ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ➤ Geräteschlüssel auf Position „0“ drehen.  
⇒ Das Gerät geht in den Standbybetrieb und das Display zeigt OFF.



**Beschicktes Gerät nur kurzfristig ausschalten!**

Um das Kühlgut zu schützen, das Gerät nur kurzfristig ausschalten.

Um das Gerät für einen längeren Zeitraum stillzulegen, vorgehen wie in  Kapitel 4.2 „Gerät stilllegen“ auf Seite 30 dargestellt.

## 7.3 Temperaturspeicher abrufen/löschen

### Temperaturspeicher abrufen



Der Temperaturspeicher zeichnet die Temperatur ab dem Erreichen der Solltemperatur auf.

Ein Neustart des Geräts setzt den Temperaturspeicher zurück.



**1.** Taste [Max.] drücken.

⇒ Der Maximalwert des Temperaturspeichers wird angezeigt.



**2.** Taste [Min.] drücken.

⇒ Der Minimalwert des Temperaturspeichers wird angezeigt.

### Temperaturspeicher löschen



**1.** Taste [Max.] drücken und gedrückt halten.



**2.** Taste [Reset] drücken.

⇒ Das Display zeigt - - - -.

Der Maximalwert des Temperaturspeichers ist gelöscht.



**3.** Taste [Min.] drücken und gedrückt halten.



**4.** Taste [Reset] drücken.

⇒ Das Display zeigt - - - -.

Der Minimalwert des Temperaturspeichers ist gelöscht.

## 7.4 Superfrost-Funktion einschalten

Die untere Temperaturwarngrenze des Geräts ist auf den kleinsten Wert eingestellt ↪ Kapitel 6.2.2 „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 37.

### Superfrost einschalten



1. ➔ Taste [Superfrost] drücken.  
⇒ Die LED-Anzeige  leuchtet.



Die Superfrost-Funktion läuft für 12 Stunden und wird automatisch beendet.

### Superfrost manuell beenden



2. ➔ Taste [Superfrost] erneut drücken.  
⇒ Die Superfrost-Funktion ist deaktiviert.
3. ➔ Untere Temperaturwarngrenze an die Solltemperatur anpassen ↪ Kapitel 6.2.2 „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 37.

## 7.5 PC-KIT-NET einrichten (optional)

Tab. 7: Werkseinstellungen TCP/IP

IP-Adresse Gerät	192.168.0.101
Subnetzmaske	255.255.255.0
IP-Adresse Standard-Gateway	192.168.0.200



Falls mehrere Geräte in Betrieb genommen werden sollen, gilt:

Immer nur ein Gerät nach dem anderen mit dem Netzwerk verbinden und Netzwerkverbindung am PC abschließen.



Die IP-Adresse des Geräts und die IP-Adresse des Standard-Gateways müssen im gleichen Adressbereich konfiguriert werden:

IP-Adresse Gerät (Beispiel)	<u>180.160.15.1</u>
IP-Adresse Standard-Gateway (Beispiel)	<u>180.160.15.2</u>




Zur Temperaturüberwachung über das Netzwerk muss die Software KIRSCH-DATANET (Version 5.0 oder höher) installiert sein (vollständige Montage- und Anschlussanleitung liegt PC-KIT-NET bei).

## IP-Adresse am Gerät einrichten




Jedes Gerät benötigt eine eigene IP-Adresse, die in Ihrem lokalen Netzwerk noch nicht verwendet wird.

Werkseitig lautet die IP-Adresse: 192.168.0.101

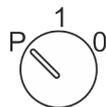

1. ▶ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ▶ Geräteschlüssel auf „P“ stellen.
3. ▶ [Max.] und [Min.] gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.  
⇒ Das Display zeigt **RdR** an.
4. ▶ Mit [Max.] oder [Min.] zur Ebene **L5r** navigieren und mit Set bestätigen.
5. ▶ Mit [Min.] den Parameter **L50** auswählen.
6. ▶ [Solltemperatur] gedrückt halten.  
⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.
7. ▶ Mit [Max.] und [Min.] die angewählten Stellen der gewünschten IP-Adresse einstellen.  
⇒ Die Zahl verändert sich in der Anzeige jeweils in Einzelschritten.
8. ▶ [Solltemperatur] loslassen.  
⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse sind eingegeben.
9. ▶ Mit [Min.] den nächsten Parameter **L51** auswählen.
10. ▶ [Solltemperatur] gedrückt halten.  
⇒ Die nächsten Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.
11. ▶ Auf den Ebenen L52 und L53 die Schritte 6 bis 10 wiederholen, bis die IP-Adresse des Geräts vollständig eingegeben ist.

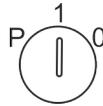


**12.** Schlüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.

⇒ Die IP-Adresse des Geräts ist eingerichtet.

## Subnetzmaske am Gerät einrichten



Werkseitig lautet die Subnetzmaske:  
255.255.255.0

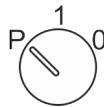

**1.** Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.

**2.** Geräteschlüssel auf „P“ stellen.



**3.** [Max.] und [Min.] gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.

⇒ Das Display zeigt `Rdr` an.



**4.** Mit [Max.] und [Min.] zur Ebene `L5r` navigieren und mit Set bestätigen.



**5.** Mit [Min.] den Parameter `L55` auswählen.



**6.** [Solltemperatur] gedrückt halten.

⇒ Die ersten drei Stellen der Subnetzmaske werden angezeigt.



**7.** Mit [Max.] und [Min.] die angewählten Stellen der gewünschten Subnetzmaske einstellen.

⇒ Die Zahl verändert sich in der Anzeige jeweils in Einzerschritten.



**8.** [Solltemperatur] loslassen.

⇒ Die ersten drei Stellen der Subnetzmaske sind eingegeben.




**9.** Mit [Min.] den nächsten Parameter `L56` auswählen.

**10.** [Solltemperatur] gedrückt halten.

⇒ Die nächsten Stellen der Subnetzmaske werden angezeigt.

**11.** Auf den Ebenen L57 und L58 die Schritte 6 bis 10 wiederholen, bis die Subnetzmaske vollständig eingegeben ist.

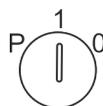

**12.** Schlüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.



⇒ Die Subnetzmaske ist eingerichtet.

## IP-Adresse des Standard-Gateway am Gerät einrichten



Der Standard-Gateway jedes Geräts benötigt eine eigene IP-Adresse, die in Ihrem lokalen Netzwerk noch nicht verwendet wird.

Werkseitig lautet die IP-Adresse des Standard-Gateway: 192.168.0.200

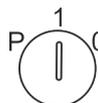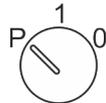

1. ▶ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ▶ Geräteschlüssel auf „P“ stellen.
3. ▶ [Max.] und [Min.] gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.  
⇒ Das Display zeigt `Addr` an.
4. ▶ Mit [Max.] und [Min.] zur Ebene `U5r` navigieren und mit Set bestätigen.
5. ▶ Mit [Min.] den Parameter `L50` auswählen.
6. ▶ [Solltemperatur] gedrückt halten.  
⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.
7. ▶ Mit [Max.] und [Min.] die angewählten Stellen der gewünschten IP-Adresse einstellen.  
⇒ Die Zahl verändert sich in der Anzeige jeweils in Einzelschritten.
8. ▶ [Solltemperatur] loslassen.  
⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse sind eingegeben.
9. ▶ Mit [Min.] den nächsten Parameter `L51` auswählen.
10. ▶ [Solltemperatur] gedrückt halten.  
⇒ Die nächsten Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.
11. ▶ Auf den Ebenen L62 und L63 die Schritte 6 bis 10 wiederholen, bis die IP-Adresse des Standard-Gateway vollständig eingegeben ist.
12. ▶ Schlüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.  
⇒ Die IP-Adresse des Standard-Gateway ist eingerichtet.

## Gerät mit lokalem Netzwerk verbinden


- Personal: ■ System-/Netzwerkadministrator (empfohlen)
- Materialien: ■ Netzwerkkabel (EIA/TIA-568-Standard), (im Lieferumfang von PC-KIT-NET enthalten)

### Voraussetzungen:

- Das TCP/IP-Modul ist installiert (☞ *Kapitel 1.7 „Zusätzliche Gerätekomponenten“ auf Seite 17* und ☞ *„Montage- und Anschlussanleitung – PC-KIT-STICK/PC-KIT-NET“*).
- Die Software KIRSCH-DATANET (Version 5.0 oder höher) ist auf dem lokalen PC oder im lokalen Netzwerk installiert.

1. ➤ Gerät ausschalten ☞ *Kapitel 7.2 „Gerät ausschalten“ auf Seite 41*.
2. ➤ Netzstecker abziehen.
3. ➤ Staubschutzkappe vom TCP/IP-Ausgang entfernen.
4. ➤ Netzwerkkabel in den TCP/IP-Ausgang stecken.
5. ➤ Netzwerkkabel mit der Netzwerkdose verbinden.  
⇒ Das Gerät ist mit dem Netzwerk verbunden.
6. ➤ Netzstecker in Steckdose stecken.
7. ➤ Gerät einschalten ☞ *Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 41*.

## MAC-Adresse am Gerät auslesen

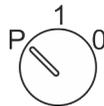

1. ➤ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ➤ Geräteschlüssel auf „P“ stellen.
3. ➤ *[Max.]* und *[Min.]* gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.  
⇒ Das Display zeigt `Err` an.
4. ➤ Mit *[Max.]* und *[Min.]* zur Ebene `U5r` navigieren und mit Set bestätigen.
5. ➤ Mit *[Min.]* den Parameter `L70` auswählen.  
⇒ Die ersten Stellen der MAC-Adresse werden angezeigt.




Die ersten beiden angezeigten Stellen "00" gehören nicht zur MAC-Adresse.



6. ➤ Mit *[Min.]* den nächsten Parameter `L71` auswählen.  
⇒ Die nächsten Stellen der MAC-Adresse werden angezeigt.

**7.** ➔ Auf den Ebenen L72 bis L75 Schritt 5 wiederholen, bis die MAC-Adresse vollständig ausgelesen ist.

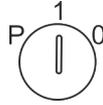

**8.** ➔ Schlüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.

⇒ Die MAC-Adresse ist ausgelesen.

## 7.6 Gerät beschicken



### VORSICHT!

#### Vor Beschickung die Kühlkette sicherstellen!

Das Gerät dient der gewerblichen Lagerung von kühlpflichtigen Medikamenten, Impfstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen gemäß der jeweiligen Angabe des jeweiligen Herstellers. Wenn die Kühlkette des Kühlguts vor der Beschickung unterbrochen wird, sind die vorgeschriebenen Lagerbedingungen nicht mehr erfüllt.

- Kühlgut nicht dem Licht aussetzen.
- Kühlgut nicht in Heizkörpernähe ablegen.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut vor der Beschickung des Geräts gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers gelagert wird.



### VORSICHT!

#### Gefahr für das Kühlgut durch Kontamination!

Ein verunreinigtes Gerät kann das gelagerte Kühlgut kontaminieren. Eine Kontamination kann das Kühlgut beschädigen oder zerstören.

- Bereits kontaminiertes Kühlgut nicht im Gerät lagern.
- Nach einer Kontamination das Gerät und das Kühlgut reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.

Während des Betriebs kann das Gerät jederzeit mit Kühlgut beschickt werden.

Wenn bei der Beschickung die Tür des Geräts für länger als 60 Sekunden geöffnet wird, löst der Tür-Offen-Alarm aus ↪ *Kapitel 10 „Alarme“ auf Seite 56.*

Bei der Beschickung des Geräts Folgendes beachten:

- Sicherstellen, dass das Kühlgut der Zweckbestimmung des Geräts entspricht.
- Sicherstellen, dass kein infiziertes oder verunreinigtes Kühlgut eingelagert wird.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut in geschlossenen Behältern gelagert wird.
- Die maximale Tragkraft der Drahtroste und Schubfächer beachten.
- Vor und während der Beschickung die geltenden Bestimmungen zur persönlichen Hygiene einhalten.
- Vor und während der Beschickung die sich aus der Art des Kühlguts ergebenden Sicherheitsbestimmungen einhalten.

## Gerät beschicken



### VORSICHT!

#### **Verletzungsgefahr durch gebrochene Schubfächer oder Roste und herabfallendes Kühlgut nach Überladung!**

Die Tragfähigkeit der Roste und Schubfächer ist begrenzt. Wenn die Roste und Schubfächer überladen werden, können sie brechen. An den Bruchstellen besteht die Gefahr von Schnittverletzungen. Herabfallendes Kühlgut kann zu Prellungen führen.

- Die Schubfächer und Roste mit maximal 100 kg/m<sup>2</sup> beladen (entsprechend DIN 58345/58371/58375).
- Das Kühlgut in bruchsicheren Behältern lagern.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut standsicher aufgestellt ist.

### Voraussetzungen:

- Das Gerät ist in Betrieb genommen und die Solltemperatur ist erreicht.
  - Die Kühlkette des Kühlguts wurde gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers eingehalten.
1. ➔ Gerät mit Kühlgut beschicken.
  2. ➔ Wenn die Tür für mehr als 60 Sekunden offen steht, gegebenenfalls den Tür-Offen-Alarm deaktivieren.

## 8 Reinigung und Desinfektion

### Geeignete Desinfektionsmittel

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Desinfektionsmittel wurden werksseitig durch KIRSCH getestet.

Die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers beachten.

Tab. 8: Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel	Hersteller
Incidin liquid	Ecolab Deutschland GmbH
Mikrozid AF liquid	Schülke & Mayr GmbH
Bacillol 30 Foam	Bode Chemie GmbH



#### Andere Desinfektionsmittel nutzen

Wenn andere als die genannten Desinfektionsmittel verwendet werden, diese vor der ersten Verwendung an einer unauffälligen Stelle testen.

Verwenden Sie nur säurefreie Desinfektionsmittel.

Im Zweifel KIRSCH kontaktieren.

### Gerät reinigen und desinfizieren

Schutzausrüstung: ■ Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe



#### VORSICHT!

#### Gefahr für das Kühlgut durch Kontamination!

Ein verunreinigtes Gerät kann das gelagerte Kühlgut kontaminieren. Eine Kontamination kann das Kühlgut beschädigen oder zerstören.

- Bereits kontaminiertes Kühlgut nicht im Gerät lagern.
- Nach einer Kontamination das Gerät und das Kühlgut reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.



### VORSICHT!

#### Lebensgefahr durch unterbrochene Kühlkette bei Umlagerung!

Das Gerät dient der gewerblichen Lagerung von kühlpflichtigen Medikamenten, Impfstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen gemäß der jeweiligen Angabe des Herstellers. Wenn die Kühlkette des Kühlguts durch die Umlagerung unterbrochen wird, sind die vorgeschriebenen Lagerbedingungen nicht mehr erfüllt.

- Kühlgut bei Umlagerung nicht dem Licht aussetzen.
- Kühlgut bei Umlagerung nicht in Heizkörpernähe ablegen.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut im Ersatzgerät gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers gelagert wird.

#### Voraussetzungen:

- Das Kühlgut ist umgelagert.
- Das Gerät ist ausgeschaltet ☞ *Kapitel 7.2 „Gerät ausschalten“ auf Seite 41.*

1. ➤ Schubfächer und Roste entnehmen.



### HINWEIS!

#### Gefahr von Sachschaden an der Elektrik durch ungeeignete Reinigungsmittel!

Im Gerät sind empfindliche elektrische Bauteile verbaut. Wenn die elektrischen Bauteile mit ungeeignetem Reinigungsmittel in Berührung kommen, kann dies zum Funktionsverlust des Geräts führen.

- Sand- und säurefreie Reinigungsmittel verwenden.
- Keine chemischen Lösungsmittel verwenden.
- Reinigungsmittel nicht in Kontakt mit elektrischen Bauteilen bringen.

- Innenraum mit warmem Wasser reinigen, trocknen und anschließend mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfizieren (☞ *„Desinfektionsmittel“ auf Seite 50*).
- Schubfächer und Roste mit Handspülmittel reinigen, trocknen und mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfizieren (☞ *„Desinfektionsmittel“ auf Seite 50*).
- Schubfächer und Drahtroste wieder einsetzen.
- Türdichtung nur mit klarem Wasser abwischen und gründlich trocken reiben.
- Gerät einschalten ☞ *Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 41.*

### Gehäuse reinigen

#### Lackiertes Gehäuse

—> Gehäuse mit Lackreinigungs- und Pflegemittel behandeln.

#### Edelstahl-Gehäuse

—> Gehäuse mit Edelstahl-Reinigungs- und Pflegemittel behandeln.

## 9 Wartung

Intervall	Wartungsarbeit
spätestens alle 6 Monate	Verflüssiger prüfen ↗ Kapitel 9.1 „Sicherheitstechnische Kontrolle“ auf Seite 53.

### 9.1 Sicherheitstechnische Kontrolle



#### **Sicherheitstechnische Kontrolle alle 2 Jahre durchführen!**

Das Gerät sollte vom Betreiber gemäß DGUV-Vorschrift 3 (ehemals BGV A3) geprüft werden.

Das Gerät in regelmäßigen Abständen einer sicherheitstechnischen Kontrolle unterziehen, wenigstens jedoch alle zwei Jahre.

#### **Inhalt der sicherheitstechnischen Kontrolle**

Die sicherheitstechnische Kontrolle durch den Betreiber beinhaltet folgende Einzelprüfungen und ihre Dokumentation:

- 1 - Sichtprüfung
- 2 - Funktionsprüfung
- 3 - Temperaturprüfung
- 4 - Temperaturalarmprüfung
- 5 - Prüfung des Verflüssigers



#### **HINWEIS!**

Sollten Zweifel am ordnungsgemäßen Zustand des Geräts bestehen, Gerät sofort aus dem Verkehr nehmen. Um unbeabsichtigten Gebrauch zu verhindern, Gerät entsprechend kennzeichnen. Service verständigen ↗ „Servicekontakt“ auf Seite 4.

#### **Sichtprüfung**

1. ➔ Gesamtes Gerät auf Vollständigkeit, richtigen Aufbau und Beschädigungen prüfen.
2. ➔ Folgende Teile des Geräts im Einzelnen auf Beschädigungen prüfen:
  - Türabdrücker
  - Innenraum
  - Türdichtung

3. Wenn Beschädigungen vorhanden sind und die Funktionalität nicht gewährleistet ist, Gerät außer Betrieb nehmen und Service verständigen ☞ „Servicekontakt“ auf Seite 4.

## Funktion prüfen


- Folgende Teile des Geräts auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen:
  - Türabdrücker

## Temperatur prüfen


Sonderwerkzeug: ■ geeichtes Temperaturmessgerät

1. Fühler des Messgeräts puffern, um Kühlgut zu simulieren.
2. Messfühler in Innenraum auf mittlerer Höhe anbringen.
3. Temperatur nach 120 Minuten ablesen.
4. Gerät nach der Überprüfung reinigen und desinfizieren ☞ Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 50.

## Temperaturalarm prüfen

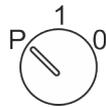

1. Geräteschlüssel auf Position „P“ drehen.
2. Tasten [Temperaturwarnung max.] und [Temperaturwarnung min.] gleichzeitig drücken und für ca. 4 Sekunden gedrückt halten.
  - ⇒ Im Display wird ein blinkender Dezimalpunkt ( . ) angezeigt.
  - Die Testfunktion startet, die elektronische Verzögerung ist für 10 Minuten ausgeschaltet.
3. Überwachungsfühler (☞ Kapitel 1.5.7 „Temperaturfühler“ auf Seite 17) anwärmen (beispielsweise mit den Fingern).
4. Warten, bis Warngrenze überschritten wird und der Summer ertönt.
  - ⇒ Das Display zeigt abwechselnd die aktuelle Temperatur und die Fehlermeldung an.
5. Überwachungsfühler abkühlen (beispielsweise mit Kältespray).
6. Warten, bis Warngrenze überschritten wird und der Summer ertönt.
  - ⇒ Das Display zeigt abwechselnd die aktuelle Temperatur und beide Fehlermeldungen (oberer und unterer Temperaturalarm) an.

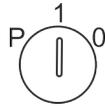

- 7.** ➔ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.
- ⇒ Die Testfunktion ist beendet, die elektronische Verzögerung ist wieder eingeschaltet.
- Das Display zeigt die aktuelle Temperatur des Kühlguts an.



*Die Testfunktion wird nach Ablauf von 10 Minuten automatisch beendet.*

- 8.** ➔ Gerät nach der Überprüfung reinigen und desinfizieren  
↳ Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 50.

## Verflüssiger prüfen

Den Verflüssiger (Abb. 6) spätestens alle 6 Monate entstauben, um die Leistung der Kältemaschine nicht zu beeinflussen.

### Voraussetzung:

- Die Rückseite des Geräts ist zugänglich.
- 1.** ➔ Den Verflüssiger abstauben (beispielsweise mit einer Bürste oder einem Staubsauger).
  - 2.** ➔ Den Verflüssiger auf sichtbare Beschädigungen und Abnutzungen prüfen.

# 10 Alarmer

## 10.1 Alarmfunktionen

### Alarmfunktionen

Wenn eine Funktion des Geräts fehlerhaft oder defekt ist, wird ein Alarm ausgelöst.

Jeder Alarm wird sowohl optisch als auch akustisch angezeigt.

Das Display zeigt abwechselnd den optischen Alarm und die Temperatur an. Die Meldung wird so lange angezeigt, bis der Alarm quittiert wird. Das Quittieren des Alarms behebt den Fehler nicht.

Der akustische Alarm wird als Alarmton (im Folgenden „Summer“) ausgegeben.

Das Gerät verfügt über folgende Alarmfunktionen:

- Temperaturalarm
- Tür-Offen-Alarm
- Stromausfallwarnung
- Alarm bei defekter Anzeige- und Bedieneinheit

Abhängig von der Ursache des ausgelösten Alarms sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- 1 - Summer deaktivieren ↪ „Summer deaktivieren“ auf Seite 57
- 2 - Alarm quittieren ↪ „Alarm quittieren“ auf Seite 57
- 3 - Service informieren ↪ „Servicekontakt“ auf Seite 4

Tab. 9: Alarmfunktionen (Übersicht)

Alarmfunktion	Display	Summer	Ursache	Maßnahmen
Temperaturalarm		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Temperaturwarngrenze wurden überschritten.</li> <li>■ Der Fernwarnkontakt hat ausgelöst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Summer deaktivieren.</li> <li>■ Ursache ermitteln und beheben.</li> </ul>
		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Temperaturwarngrenze wurden unterschritten.</li> <li>■ Der Fernwarnkontakt hat ausgelöst.</li> </ul>	
Tür-Offen-Alarm		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Tür ist länger als 60 Sekunden geöffnet.</li> <li>■ Der Tür-Offen-Alarm wird nicht über den Fernwarnkontakt weitergeleitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Summer deaktivieren.</li> <li>■ Tür schließen.</li> </ul>

Alarmfunktion	Display	Summer	Ursache	Maßnahmen
Stromausfallwar- nung		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Stromversor- gung des Geräts ist ausgefallen.</li> <li>Der Fernwarnkon- takt hat ausgelöst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Summer deaktivieren.</li> <li>Ursache für den Stromaus- fall ermitteln und beheben.</li> <li>Die Überwachungseinheit bleibt für ca. 72 Stunden in Betrieb.</li> <li>Alarm quittieren.</li> </ul>
Alarm bei defektem Akku		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Stromversor- gung der Tempera- turdokumentation ist ausgefallen.</li> <li>Die Alarmfunktion ist ausgefallen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Service informieren.</li> <li>Akku tauschen ↪ „Service- kontakt“ auf Seite 4.</li> </ul>
Alarm bei defekter Anzeige- und Bedieneinheit		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Anzeige- und Bedieneinheit ist defekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzstecker ziehen.</li> <li>Service informieren ↪ „Ser- vicekontakt“ auf Seite 4.</li> </ul>

## 10.2 Umgang mit Alarmen

### Summer deaktivieren

Der Summer ertönt.



- Taste **[Reset]** drücken.  
⇒ Der Summer ist deaktiviert.
- Ursache des Alarms ermitteln und beheben.

Andernfalls ertönt der Summer nach jeweils 30 Minuten erneut.

### Alarm quittieren

Der Summer ist deaktiviert, die Alarmursache behoben, aber der Alarm wird weiterhin auf dem Display angezeigt.



- Taste **[Reset]** drücken.  
⇒ Der Alarm ist quittiert. Das Display zeigt die Temperatur des Kühlguts an.

## 11 Statusanzeigen und Fehlermeldungen

### 11.1 Statusanzeigen

Statusanzeigen sind Hinweise zur Information des Anwenders (beispielsweise auf eine laufende Abtauung).

Bei einer Statusanzeige erfolgt kein akustisches Signal (im Folgenden „Summer“).

Eine Statusanzeige erfordert keine unmittelbare Aktion durch den Anwender.

Tab. 10: Statusanzeigen

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme	Geräte-schlüssel
	–	LED-Anzeige [Abtauung] leuchtet: ■ Der Abtauvorgang ist aktiv.	–	–
	–	LED-Anzeige [Alarm] leuchtet: ■ Ein oder mehrere Alarme wurden ausgelöst (Sammelalarm).	–	–
	–	Standby-Anzeige: ■ Das Gerät ist am Strom angeschlossen und der Schüsselschalter steht auf Position „0“.	■ Schüsselschalter auf Position „1“ drehen, um das Gerät einzuschalten.	✓

### 11.2 Fehlermeldungen

#### Nicht selbst reparieren



#### WARNUNG!

#### Gefahr durch unsachgemäße Reparatur oder Änderungen!

Durch unsachgemäße Reparaturen und Änderungen können erhebliche Personenschäden (z. B. Stromschläge) oder Sachschäden (z. B. Feuer, Schäden am Kühlgut) entstehen.

- Reparaturen durch den Service durchführen lassen.
- Ersatzteile von KIRSCH verwenden.
- Keine eigenmächtigen An- und Umbauten am Gerät vornehmen.
- Im Zweifelsfall KIRSCH kontaktieren.

### Kühlgut umlagern



#### **HINWEIS!**

#### **Gefahr für das Kühlgut durch ein defektes oder gestörtes Gerät!**

Durch einen Defekt oder eine Störung des Geräts ist die Kühlleistung nicht mehr gewährleistet. Verminderte Kühlleistung kann zu erheblichen Schäden am Kühlgut führen.

- Alternativen Lagerort für das Kühlgut wählen.
- Betriebs- und Lagerbedingungen sicherstellen.
- Kühlgut umlagern.

## Auftreten von Fehlermeldungen

Fehlermeldungen zeigen eine Fehlfunktion des Geräts an. Fehlermeldungen erscheinen abwechselnd zur Temperaturanzeige auf dem Display.

Bei mehr als einem Fehler werden die Fehler nacheinander auf dem Display angezeigt.

Zusätzlich zur Anzeige auf dem Display ertönt der Summer, der den Fehler meldet.

Das Gerät zeigt folgende Fehler optisch und akustisch an:

- Gerätefehler
- Softwarefehler

Bei auftretenden Fehlermeldungen vorgehen wie im Folgenden beschrieben:

## Vorgehensweise bei Fehlermeldungen

1. ▶ Summer deaktivieren.
2. ▶ Fehleranzeige gemäß Tabelle (☞ Kapitel 11 „Statusanzeigen und Fehlermeldungen“ auf Seite 58) bewerten.
3. ▶ Empfohlene Maßnahmen durchführen.
4. ▶ Alarmmeldung quittieren.



### **Für Reparaturen den Service verständigen:**

Folgende Firma ist durch KIRSCH mit dem Service für das Gerät beauftragt und autorisiert: ☞ „Servicekontakt“ auf Seite 4



### **VORSICHT!**

#### **Lebensgefahr durch unterbrochene Kühlkette bei Umlagerung!**

Das Gerät dient der gewerblichen Lagerung von kühlpflichtigen Medikamenten, Impfstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen gemäß der jeweiligen Angabe des Herstellers. Wenn die Kühlkette des Kühlguts durch die Umlagerung unterbrochen wird, sind die vorgeschriebenen Lagerbedingungen nicht mehr erfüllt.

- Kühlgut bei Umlagerung nicht dem Licht aussetzen.
- Kühlgut bei Umlagerung nicht in Heizkörpernähe ablegen.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut im Ersatzgerät gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers gelagert wird.



### Bedeutung von "X" für Fehler- und Statusmeldungen

X wird nicht im Display angezeigt.

– Stattdessen steht dort eine Ziffer, die das entsprechende Bauteil bezeichnet.

Tab. 11: Fehlermeldungen des Geräts

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme	Geräte-schlüssel nötig
	✓	Fühler X: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fehler oder Kurzschluss des entsprechenden Fühlers.</li> <li>■ Der Kälteregele arbeitet im Notprogramm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>	-
	✓	Fühler X: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fehler oder Bruch des entsprechenden Fühlers.</li> <li>■ Kälteregele arbeitet im Notprogramm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>	-
	✓	Lüfter X: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drehzahl des entsprechenden Lüfters zu gering.</li> <li>■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kühlgut umlagern.</li> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>	-
	✓	Lüfter X: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drehzahl des entsprechenden Lüfters zu hoch.</li> <li>■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kühlgut umlagern.</li> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>	-
	✓	Lüfter: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lüfter erreicht nach Geräte-neustart nicht die erforderliche Mindestdrehzahl.</li> <li>■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kühlgut umlagern.</li> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>	-
	✓	Lüfter: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drehzahlen der Lüfter weichen zu stark voneinander ab.</li> <li>■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kühlgut umlagern.</li> <li>■ Service verständigen.</li> </ul>	-

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme	Geräte-schlüssel nötig
	✓	Relais X: ■ Defekt des entsprechenden Relais. ■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.	■ Kühlgut umlagern. ■ Service verständigen.	-
	✓	Relais X: ■ Defekt des entsprechenden Relais. ■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken.	■ Kühlgut umlagern. ■ Service verständigen.	-
	✓	Synchronisationsfehler: ■ Synchronisationsfehler zwischen Bedienteil und Überwachungskreis. ■ Keine gesicherte Funktion des Kühlreglers.	■ Schlüsselschalter auf 0 stellen. ■ Netzstecker ziehen und wieder einschalten ↪ <i>Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 41.</i>	✓
	✓	Verbindungsproblem: ■ Synchronisationsfehler zwischen Bedienteil und Überwachungskreis. ■ Keine gesicherte Funktion des Kühlreglers.	■ Kühlgut umlagern. ■ Service verständigen.	-
	✓	Steuerungsfehler: ■ Fehler bei Selbsttest im Kühlregler. ■ Der Überwachungskreis übernimmt die Temperaturkontrolle.	■ Service verständigen.	-
	✓	Tür-Offen-Alarm: ■ Tür ist länger als 60 Sekunden geöffnet.	■ Tür schließen.	-
	✓	Akku defekt: ■ Akku muss getauscht werden. ■ Die Temperaturdokumentation und Alarmierung bei Stromausfall fällt aus.	■ Alarm ausschalten. ■ Service informieren. ■ Akku tauschen ↪ <i>„Servicekontakt“ auf Seite 4.</i>	-
	✓	Stromausfall: ■ Gerät kühlt nicht. ■ Alarm ist aktiv. ■ Der Fernwarnkontakt wird ausgelöst.	■ Stromversorgung überprüfen.	-

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme	Geräte-schlüssel nötig
	✓	<p>Temperaturalarm (hoch):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die obere Temperaturwarn-grenze ist erreicht oder über-schritten (beispielsweise durch sehr warmes Kühlgut oder zu lange geöffnete Tür).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperaturwarn-grenze abrufen und prüfen ↪ <i>Kapitel 6.2.2.2 „Temperaturwarn-grenzen anzeigen und ändern“ auf Seite 38.</i></li> <li>Falls nötig, Werte der Tempe-raturwarn-grenzen korrigieren.</li> <li>Temperaturverlauf beob-achten.</li> <li>Falls keine Normalisierung eintritt, den Service verstän-digen.</li> <li>Kühlgut umlagern.</li> </ul>	✓
	✓	<p>Temperaturalarm (tief)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die untere Temperaturwarn-grenze ist erreicht oder über-schritten (beispielsweise nach längerem Öffnen der Tür, wenn die Kältemaschine das Gerät herunterkühlt).</li> <li>Sicherheitseinrichtung spricht an, Überwachungskreis hat Kältemaschine abgeschaltet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperaturwarn-grenze abrufen und prüfen ↪ <i>Kapitel 6.2.2.2 „Temperaturwarn-grenzen anzeigen und ändern“ auf Seite 38.</i></li> <li>Falls nötig, Werte der Tempe-raturwarn-grenzen korrigieren.</li> <li>Temperaturverlauf beob-achten.</li> <li>Falls keine Normalisierung eintritt, den Service verstän-digen.</li> <li>Kühlgut umlagern.</li> </ul>	✓

Tab. 12: Fehlermeldungen und Statusanzeigen des PC-KIT-STICK

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme	Geräte-schlüssel
	–	<p>Statusanzeige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopiervorgang läuft.</li> <li>XX steht für den prozentualen Fortschritt des Kopiervor-gangs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-Stick nicht entfernen.</li> </ul>	–
	–	<p>Statusanzeige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopiervorgang ist abge-schlossen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-Stick entfernen.</li> </ul>	–
	–	<p>Statusanzeige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Speicher des USB-Sticks ist voll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-Stick mit ausreichend Speicherkapazität verwenden.</li> </ul>	–
	–	<p>Fehlermeldung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der USB-Stick kann nicht gelesen werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Im FAT-32-Format forma-tierten USB-Stick verwenden.</li> </ul>	–

## Fehlermeldungen

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme	Geräte- schlüssel
UE 72	–	Fehlermeldung: ■ USB-Stick wurde im laufenden Kopiervorgang entfernt.	■ USB-Stick entfernen und nach 1 Minute erneut versuchen.	–

## 12 Außerbetriebnahme und Entsorgung

### 12.1 Gerät außer Betrieb nehmen

#### Außerbetriebnahme

1. ➤ Gerät ausschalten.
2. ➤ Kühlgut umlagern.
3. ➤ Netzstecker ziehen.
4. ➤ Anschlusskabel durchtrennen.
5. ➤ Schlösser entfernen oder zerstören.
6. ➤ Tür abmontieren.

### 12.2 Gerät entsorgen

#### Akku entsorgen



#### UMWELTSCHUTZ!

#### Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung des Akkus!

Wenn der Akku einzeln entsorgt wird, wie folgt vorgehen:

- Akku nicht beschädigen, verbrennen oder kurzschließen.
- Den Akku entsprechend den regionalen Vorschriften entsorgen.
- Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben einholen.

Gerät entsorgen

### Gerät entsorgen



#### **UMWELTSCHUTZ!**

#### **Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung des Geräts!**

Bei falschem Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen, insbesondere bei falscher Entsorgung, können erhebliche Schäden für die Umwelt entstehen.

- Die Kältemaschine nicht selbstständig ausbauen und entsorgen.
- Wenn umweltgefährdende Stoffe (beispielsweise Kältemittel) versehentlich in die Umwelt gelangen, sofort geeignete Maßnahmen ergreifen. Im Zweifel die zuständige Kommunalbehörde über den Schaden informieren und geeignete zu ergreifende Maßnahmen erfragen.
- Das Gerät entsprechend den regionalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen.
- Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben einholen.

## **13 Anhang**

Im Anhang befinden sich je nach Modell folgende mitgeltende Dokumente:

- Konformitätserklärung
- Technische Daten
- Einbauzeichnung

## 13.1 Konformitätserklärung

### EG-Konformitätserklärung

Wir,

Philipp Kirsch GmbH  
 Im Lossenfeld 14  
 77731 Willstätt-Sand  
 Deutschland

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend beschriebenen Produkte zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die Schutzanforderungen der unten genannten Richtlinien und Normen einhalten.

Fabrikat	Geräteart	Typ	Fabriknummern ab Fabrik-Nr.
KIRSCH	Kühlschrank	MED 100 PRO-ACTIVE	100 30 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 100 PRO-ACTIVE	100 01 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 126 PRO-ACTIVE	125 04 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 126 PRO-ACTIVE	125 33 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 200 PRO-ACTIVE	200 01 00100
KIRSCH	Kühlschrank	MED 288 PRO-ACTIVE	280 30 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 288 PRO-ACTIVE	280 12 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 340 PRO-ACTIVE	330 30 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 340 PRO-ACTIVE	330 10 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 468 PRO-ACTIVE	460 30 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 468 PRO-ACTIVE	460 06 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 520 PRO-ACTIVE	500 31 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 520 PRO-ACTIVE	500 05 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 520 CR PRO-ACTIVE	500 43 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 520 CR PRO-ACTIVE	500 15 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 600 PRO-ACTIVE	600 01 25000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 720 PRO-ACTIVE	700 16 25000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 720 PRO-ACTIVE	700 16 25000
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE	095 30 00500
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE	095 01 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 288 ULTIMATE	280 71 25000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 288 ULTIMATE	280 81 25000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 340 ULTIMATE	340 71 25000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 340 ULTIMATE	340 81 25000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 468 ULTIMATE	460 71 25000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 468 ULTIMATE	460 81 25000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 520 ULTIMATE	500 71 25000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 520 ULTIMATE	500 81 00500
KIRSCH	Kühlschrank	MED 720 ULTIMATE	700 71 25000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 720 ULTIMATE	700 81 25000

#### Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

#### Normen:

- DIN EN ISO 9001:2015
- DIN 58345:2007-09



Willstätt, 03.05.2021  
 Dr. Jochen Kopitzke  
 Geschäftsführer

#### Harmonisierte Normen:

- EN 61010-1:2010+A1:2019
- EN 61010-2-11:2017
- EN 60601-1-2:2015
- EN/IEC 61000-3-2:2014
- EN/IEC 61000-3-3:2013



## 13.2 Technische Daten


	FR MED 95 PRO-ACTIVE	MED 100 PRO-ACTIVE	MED 126 PRO-ACTIVE	MED 200 PRO-ACTIVE	MED 288 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*
<b>Kühlinhalt in Liter</b>	95	95	120	170	280
<b>Temperatureinstellung ca. in °C</b>	-5 bis -25	+2 bis +15	+2 bis +15	+2 bis +15	+2 bis +15
<b>Spannung in V</b>	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
<b>Frequenz in Hz</b>	Frigen = 50/60 Eco = 50	Frigen = 50/60 Eco = 50	Frigen = 50/60 Eco = 50	Frigen = 50/60	Frigen = 50/60 Eco = 50
<b>Kältemittelmenge in Gramm</b>	Frigen = 80 Eco = 42	Frigen = 100 Eco = 42	Frigen = 70 Eco = 32	Frigen = 100	Frigen = 80 Eco = 30
<b>Leistungsaufnahme in Watt</b>	Frigen = 160 Eco = 123	Frigen = 160 Eco = 75	Frigen = 125 Eco = 125	Frigen = 145	Frigen = 155 Eco = 100
<b>Normalverbrauch in kWh/24</b>	Frigen = 2,60 Eco = 1,33	Frigen = 0,84 Eco = 0,67	Frigen = 0,84 Eco = 0,60	Frigen = 0,98	Frigen = 1,00 Eco = 0,69
<b>Zul. Umgebungstemperatur in °C</b>	+10 bis +32	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38
<b>Außenmaße einschl. Wandabstand (BxTxH) in cm</b>	54 x 53,5 x 82	54 x 53,5 x 82	54 x 53,5 x 82	54 x 54,5 x 122	67 x 75 x 124/ 67 x 75 x 131*
<b>Innenmaße (BxTxH) in cm</b>	44 x 43 x 47 (Nutztiefe 5 cm, Nutzbreite 2 cm geringer)	44 x 42 x 47 (Nutztiefe 5 cm, Nutzbreite 2 cm geringer)	44 x 42 x 47 (Nutztiefe oben 5 cm, unten 15 cm geringer, Nutzbreite 2 cm geringer)	43 x 43 x 87 (Nutztiefe 5 cm, Nutzbreite 2 cm Nutzhöhe 15 cm geringer)	53 x 50 x 100 (Nutztiefe oben 5 cm, unten 13 cm geringer)
<b>Außenmaße bei 90° geöffneter Tür (BxT) in cm</b>	54 x 105,5	54 x 105,5	54 x 105,5	54 x 105,5	67 x 130
<b>Rostgröße (BxT) in cm</b>	43,8 x 36	43 x 33	43,8 x 24	35 x 40	-
<b>Lichtes Schubfachmaß (BxTxH) in cm</b>	40,8 x 32 x 5,6	40,8 x 32 x 5,6	40,8 x 32 x 5,6	38 x 34 x 6	50 x 32 x 5,6
<b>Max. Belastung Schubfach/Rost in kg</b>	13 / 25	13 / 25	13 / 25	13 / 25	16 / 40

	FR MED 95 PRO-ACTIVE	MED 100 PRO-ACTIVE	MED 126 PRO-ACTIVE	MED 200 PRO-ACTIVE	MED 288 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*
<b>Gewicht netto/brutto in kg</b>	50 / 54	46 / 52	47 / 57	69 / 80	75 / 88
<b>Geräuschemission (für Ecool R600a) in dB(A)</b>	38	41	40	48	41

	MED 340 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	MED 468 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	MED 520 CR/ PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	MED 600 PRO-ACTIVE	MED 720 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*
<b>Kühlinhalt in Liter</b>	330	460	500	600	700
<b>Temperatureinstel- lung ca. in °C</b>	+2 bis +15	+2 bis +15	+2 bis +15	+2 bis +15	+2 bis +15
<b>Spannung in V</b>	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
<b>Frequenz in Hz</b>	Frigen = 50/60 Eco = 50	Frigen = 50/60 Eco = 50	Frigen = 50/60 Eco = 50	Frigen = 50/60	Frigen = 50/60 Eco = 50
<b>Kältemittelmenge in Gramm</b>	Frigen = 160 Eco = 40	Frigen = 180 Eco = 65	Frigen = 350 Eco = 90	Frigen = 350	Frigen = 350 Eco = 90
<b>Leistungsaufnahme in Watt</b>	Frigen = 155 Eco = 108	Frigen = 180 Eco = 190	Frigen = 330 Eco = 260	Frigen = 340	Frigen = 330 Eco = 250
<b>Normalverbrauch in kWh/24</b>	Frigen = 1,20 Eco = 0,82	Frigen = 1,40 Eco = 0,91	Frigen = 1,55 Eco = 1,5	Frigen = 3,2	Frigen = 1,55 Eco = 1,55
<b>Zul. Umgebungs- temperatur in °C</b>	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38
<b>Außenmaße einschl. Wandabstand (BxTxH) in cm</b>	67 x 68 x 181/ 67 x 68 x 188*	74 x 79,5 x 181 74 x 79,5 x 188*	77 x 76 x 195,5	51 x 100 x 212 - 215	77 x 98 x 195,5
<b>Innenmaße (BxTxH) in cm</b>	53 x 45 x 128 (Nutztiefe 5 cm geringer)	60 x 57 x 128 (Nutztiefe 5 cm geringer)	60 x 57 x 140 (Nutztiefe 10 cm geringer)	39 x 90 x 160 (Nutztiefe 12 cm geringer)	62 x 77 x 140 (Nutztiefe 2 cm, Nutztiefe 11 cm, Nutz- höhe 13 cm geringer)
<b>Außenmaße bei 90° geöffneter Tür (BxT) in cm</b>	67 x 126	74 x 144	77 x 144	51 x 164	77 x 165

	<b>MED 340 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*</b>	<b>MED 468 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*</b>	<b>MED 520 CR/ PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*</b>	<b>MED 600 PRO-ACTIVE</b>	<b>MED 720 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*</b>
<b>Rostgröße (BxT) in cm</b>	-	-	-	-	-
<b>Lichtes Schubfachmaß (BxTxH) in cm</b>	50 x 32 x 5,6	57 x 43 x 5,6	57 x 39 x 5,6	(2x) 33 x 33,6 x 7	57 x 60 x 6
<b>Max. Belastung Schubfach/Rost in kg</b>	16 / 40	24 / 40	24 / 40	22/-	24 / 40
<b>Gewicht netto/brutto in kg</b>	100 / 113	130 / 143	120 / 174	170 / 200	145 / 180
<b>Geräuschemission (für Ecoool R600a) in dB(A)</b>	39	40	42	42	42

### 13.3 Einbauzeichnung

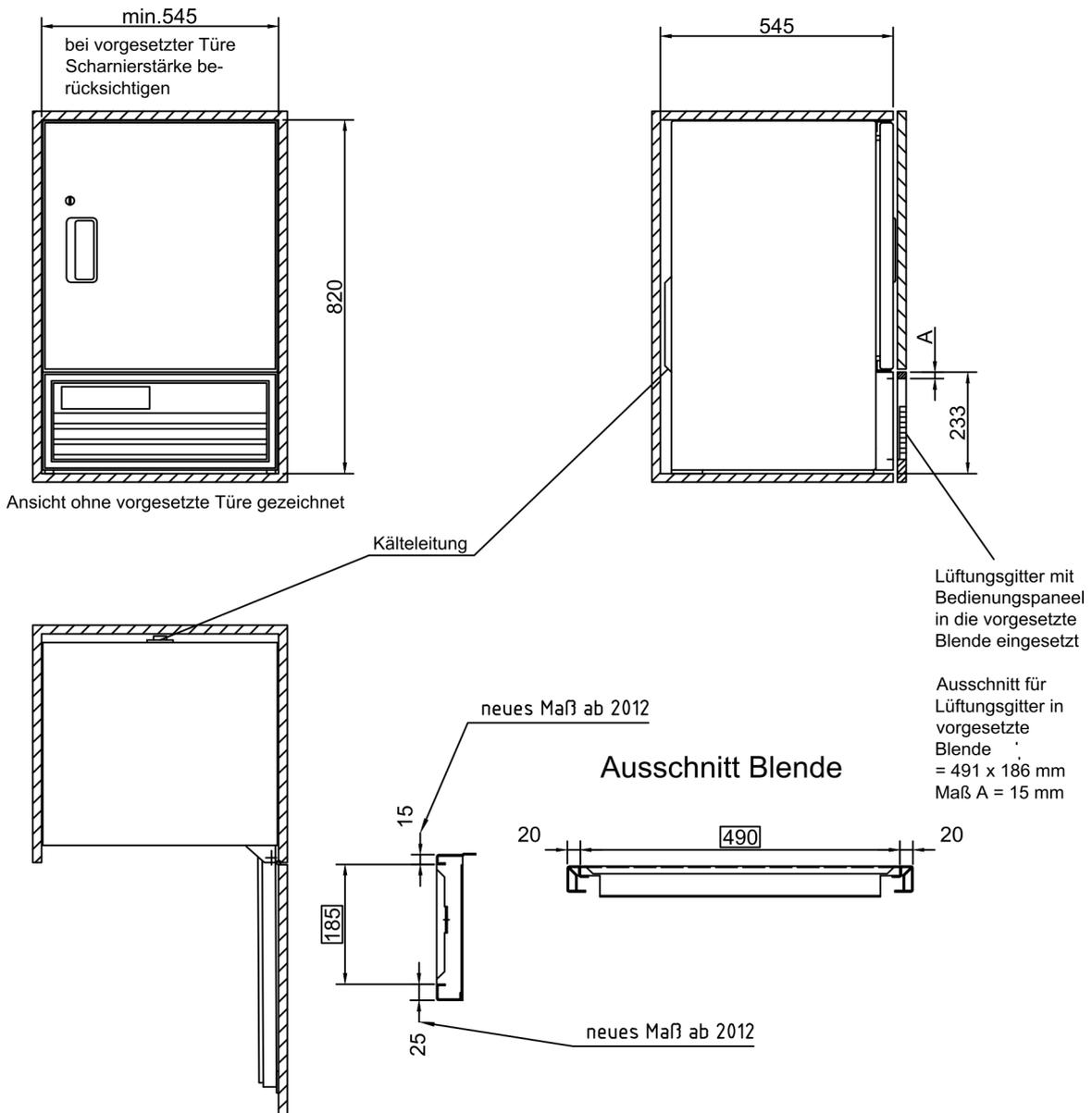


Bei Einbau beachten:


Zu- und Abluft erfolgt über frontseitiges Lüftungsgitter ,  
daher dieses nicht durch Gegenstände zustellen oder Verblenden ,  
damit die Belüftung der Kältemaschine gewährleistet ist.

Zeichng.Nr.: 225-033-1

Abb. 10: Einbauzeichnung MED 100 PRO-ACTIVE

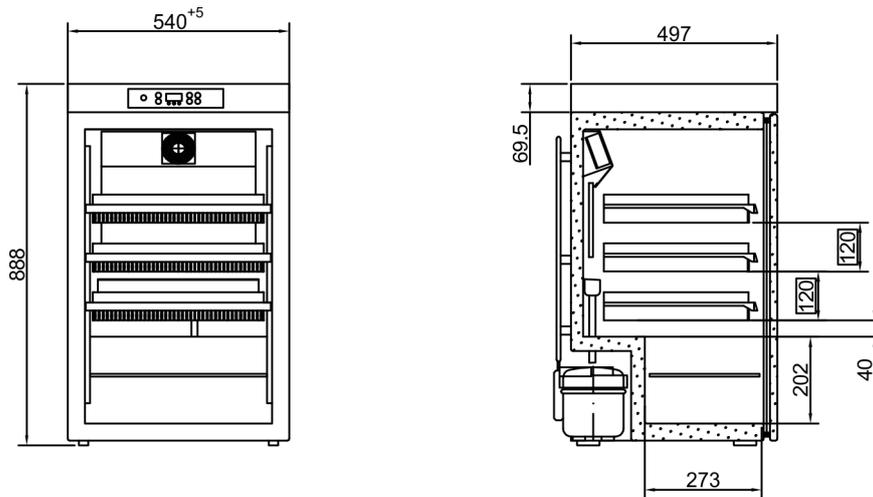

Ansicht ohne Türe gezeichnet

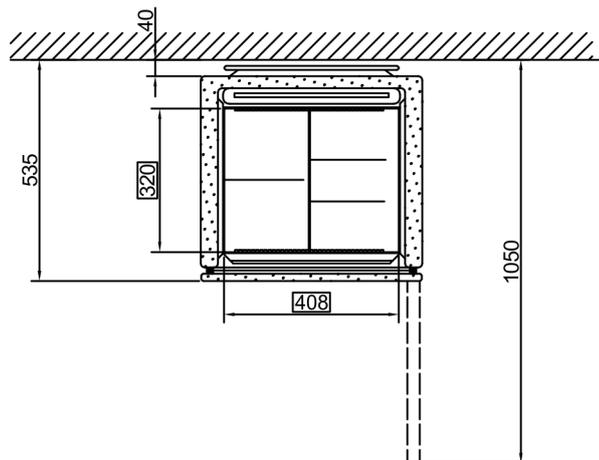


**Bei Einbau beachten:**

Luftdurchgang oben und unten :

ohne Kühlmaschinenventilator: mind. 250 cm<sup>2</sup>  
 mit Kühlmaschinenventilator: mind. 80 cm<sup>2</sup>


Die mit  umrandeten Maße  
 geben die nutzbare Breite / Tiefe / Höhe an.

Abb. 11: Einbauzeichnung MED 126 PRO-ACTIVE


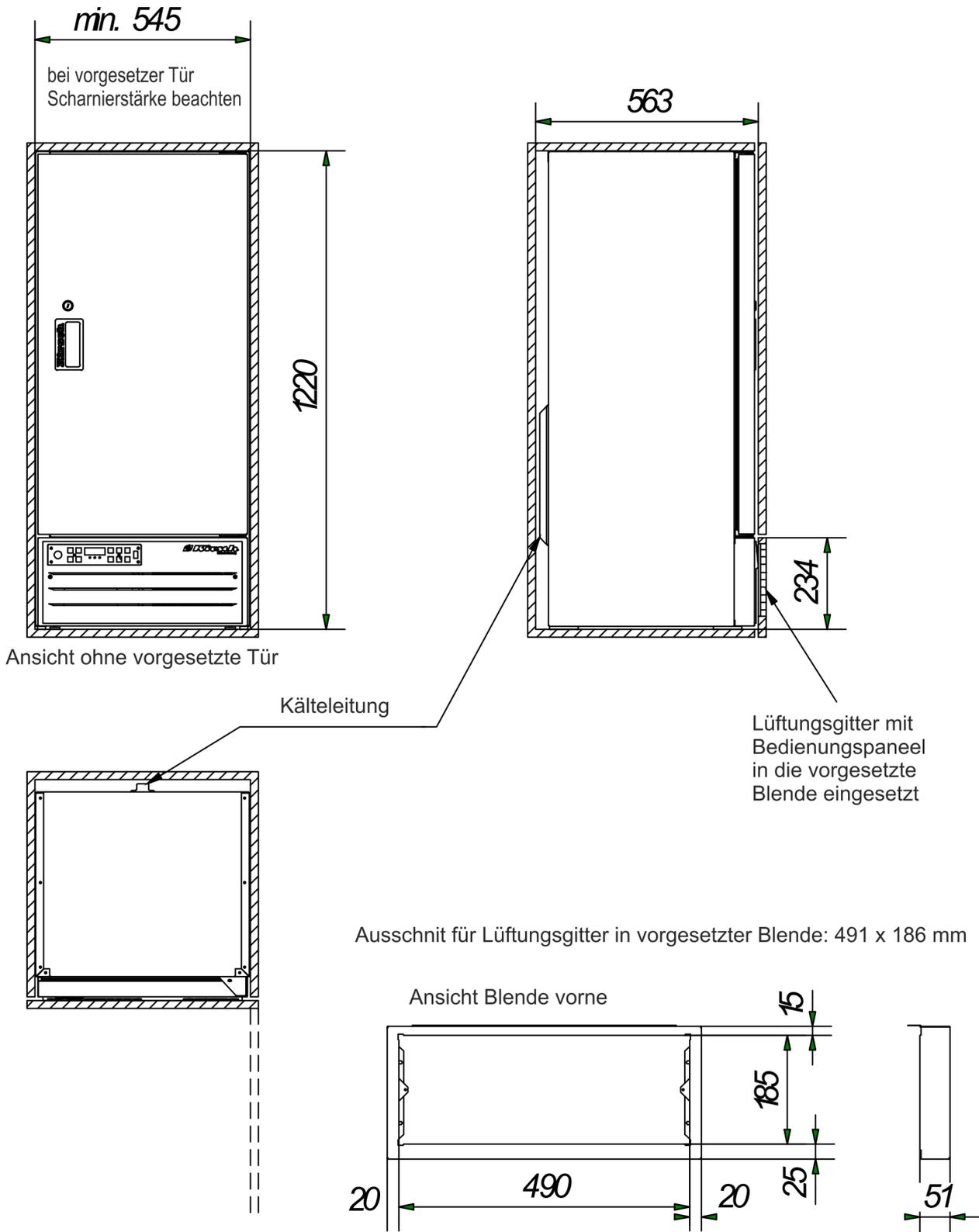


Bei Einbau beachten:  
 Zu- und Abluft erfolgt über frontseitiges Lüftungsgitter.  
 Daher sollte dieses nicht durch Gegenstände zugestellt oder verblendet sein,  
 damit die Belüftung der Kältemaschine gewährleistet ist.

Abb. 12: Einbauzeichnung MED 200 PRO-ACTIVE

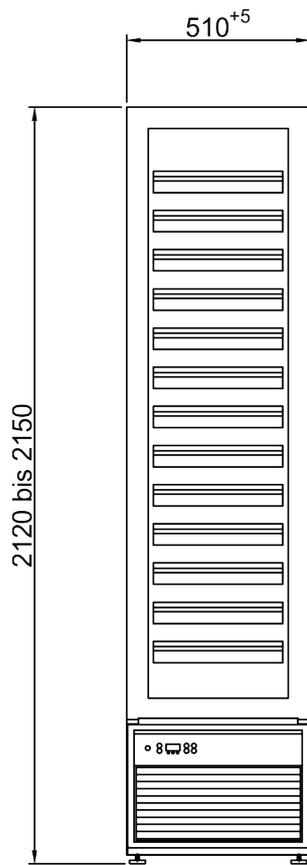

Ansicht ohne Türe gezeichnet

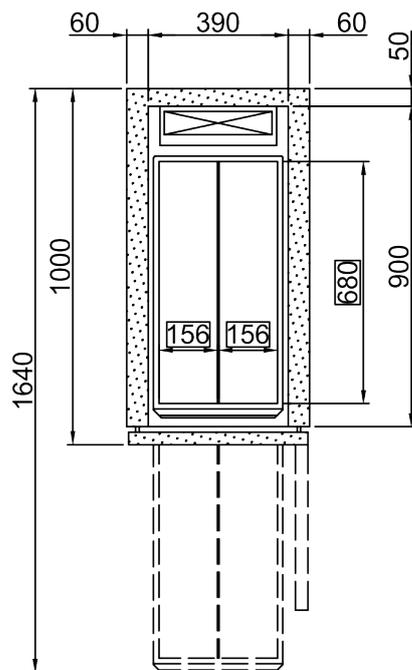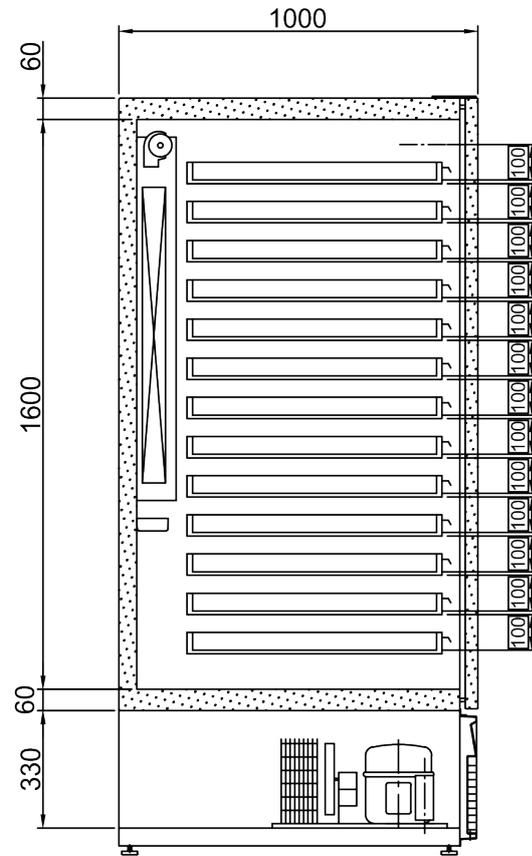

Bei Einbau beachten:

Zu- und Abluft erfolgt über frontseitiges Lüftungsgitter, daher dieses nicht durch Gegenstände zustellen oder Verblenden, damit die Belüftung der Kältemaschine gewährleistet ist.

Die mit  umrandeten Maße geben die nutzbare Breite / Tiefe / Höhe an.

Zeichng. Nr. 260-022

Abb. 13: Einbauzeichnung MED 600 PRO-ACTIVE

## 14 Index

<b>A</b>		Gerätetür . . . . .	13
Abtauung (automatisch) . . . . .	15	Glastür (optional) . . . . .	19
Abtauung (manuell) . . . . .	16	<b>H</b>	
Alarmfunktionen		Herstelleradresse . . . . .	4
Alarme (Übersicht) . . . . .	56	<b>I</b>	
Anhang . . . . .	67	Inbetriebnahme	
Anschluss . . . . .	33	Ablauf . . . . .	34
Anzeige . . . . .	11	Personalqualifikation . . . . .	34
Anzeigen am Display (Übersicht) . . . . .	12	Programmierung . . . . .	35
Aufbau . . . . .	32	Innenausstattung . . . . .	13
Aufbewahrung . . . . .	3	<b>K</b>	
Aufstellbedingungen . . . . .	32	Kältemaschine . . . . .	14
Ausschalten . . . . .	41	Konformitätserklärung . . . . .	68
Außerbetriebnahme . . . . .	65	Kontakt . . . . .	4
<b>B</b>		Kühlung . . . . .	14
Bedienung . . . . .	11	Kundendienst . . . . .	4
Ausschalten . . . . .	41	<b>L</b>	
Einschalten . . . . .	41	LAN-Schnittstelle . . . . .	14
PC-KIT-NET einrichten . . . . .	43	Luftfeuchtigkeit . . . . .	40
Superfrost-Funktion . . . . .	43	<b>M</b>	
Temperaturspeicher abrufen/löschen . . . . .	42	Mitgeltende Dokumente . . . . .	67
<b>D</b>		<b>P</b>	
Desinfektion . . . . .	50	PC-KIT-NET . . . . .	14, 43
Desinfektionsmittel . . . . .	50	Personal . . . . .	26
<b>E</b>		Potentialfreier Kontakt . . . . .	14
Einbau . . . . .	32	<b>R</b>	
Einbauzeichnung . . . . .	72	Reinigung	
Einschalten . . . . .	41	Gehäuse . . . . .	52
Entsorgung . . . . .	65	Innenraum . . . . .	50
<b>F</b>		Restrisiken . . . . .	23
Fehlermeldungen (Übersicht) . . . . .	60	Roste . . . . .	13
Funktionsprüfung . . . . .	54	<b>S</b>	
<b>G</b>		Schlüsselschalter . . . . .	11
Geräteschlüssel . . . . .	13		

Schnittstellen . . . . .	14	ändern . . . . .	39
Schubfächer . . . . .	13	anzeigen . . . . .	38
Schutzausrüstung . . . . .	27	Transport . . . . .	29
Schutzhandschuhe . . . . .	28	Türschlüssel . . . . .	13
Service . . . . .	4	Typenschild . . . . .	25
Sicherheit . . . . .	21	<b>U</b>	
Sicherheitstechnische Kontrolle . . . . .	53	Über diese Gebrauchsanweisung . . . . .	3
Sichtprüfung . . . . .	53	Umluftkühlung . . . . .	14
Solltemperatur . . . . .	35	USB-Port . . . . .	11, 14
Standortänderung . . . . .	29	<b>V</b>	
Statusanzeigen (Übersicht) . . . . .	58	Verflüssiger . . . . .	15
Stilllegung . . . . .	30	Verflüssiger prüfen . . . . .	55
Symbole . . . . .	21	Vorhersehbarer Fehlgebrauch . . . . .	22
<b>T</b>		<b>W</b>	
Tastenfunktionen (Übersicht) . . . . .	12	Wiederinbetriebnahme . . . . .	31
TCP/IP-Modul . . . . .	14, 43	<b>Z</b>	
Technische Daten . . . . .	69	Zeichen . . . . .	22
Temperaturalarmprüfung . . . . .	54	Zusatzabtauung . . . . .	16
Temperaturanzeige . . . . .	16	Zweckbestimmung . . . . .	22
Temperaturfühler (Übersicht) . . . . .	17		
Temperaturprüfung . . . . .	54		
Temperaturspeicher . . . . .	16		
Temperaturwarngrenzen (Übersicht) . . . . .	38		