


MED/LABO/LABEX-340 ab SN 26450



Maßangaben

Ausschnitt im Blech
 für Kunststoffblende
 639,5mm x 62,4mm

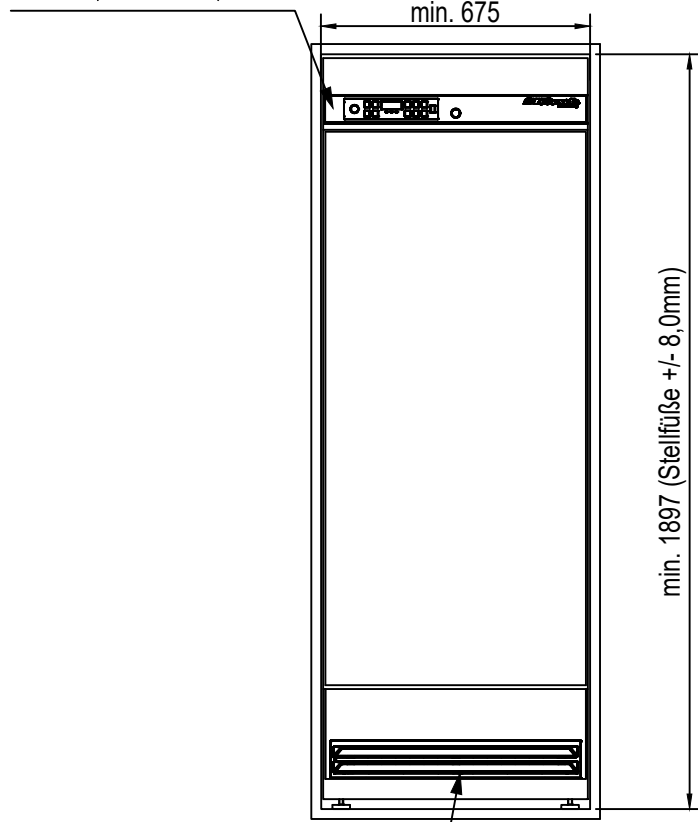

Ausschnitt im Blech
 für Lüftungsgitter/Kunststoff
 620,2mm x 81mm

Ausschnitt
 665mm x 65mm

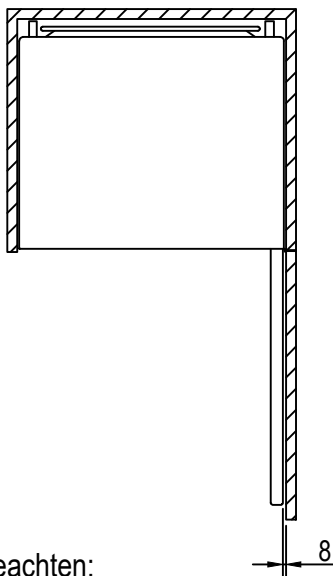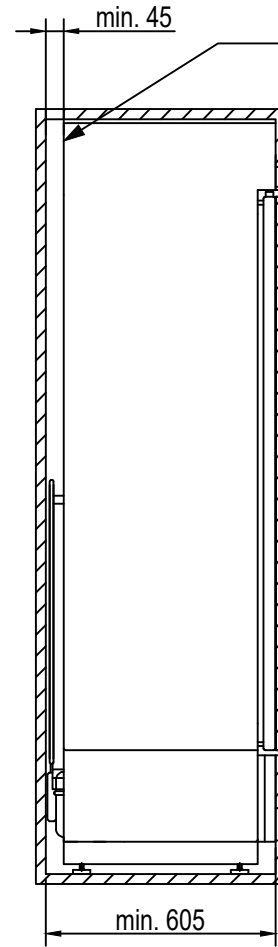

Bei Einbau beachten:

Lüftungsschlitze an der Maschinenraumblende
 dürfen nicht verdeckt werden.

Luftdurchgang auf der Rückseite oben:
 mind. 250 cm²

Wenn der MED 340 eingebaut wird und es ist
 notwendig, das Bedienteil auf die Möbelfront zu
 Montieren,
 entfällt die Funktion vom Schloß. Um das Loch in dem
 Bedienteil zuzuschließen wird ein Blindstopfen
 eingesetzt. (bestellen Firma Kirsch)