

BEFESTIGUNG DER SPANNEINHEIT FÜR PLANETEN-KUGELMÜHLEN

- 1 Spanneinheit der Planeten-Kugelmöhlen.
- 2 Setzen Sie die Spanneinheit mittig auf den Mahlbecher und drehen Sie den Fuß der Spanneinheit in die Nuten (falls nötig die Höhe des Fußes wie unter Punkt 4 beschrieben verstellen).
- 3 Achten Sie darauf, dass der Fuß weit genug in die Nut gedreht ist, dabei aber nicht weit nach vorne übersteht.
- 4 Zum Drehen des Dreisterngriffs ziehen Sie die rote Arretierhülse nach oben. Der Safety Slider wird dabei angehoben. Spannen Sie die Spanneinheit mit dem Drehgriff gegen den Mahlbecher.
- 5 Das Kontrollfeld des Safety Sliders muss grün sein, erst dann ist die Spanneinheit richtig eingerastet und angehoben.
- 6 Lassen Sie die Arretierhülse durch eine leichte Drehung hörbar nach unten einrasten, der Dreisterngriff darf nun nicht mehr drehbar sein.

