

## GEBRAUCH DER COMFORT-SPANNEINHEIT

**Wichtig: Betätigen Sie immer beide Spannelemente gleichzeitig! Betätigen Sie nie gleichzeitig beide Hebel (rot und grün) eines Spannelements.**

- 1 Drücken Sie die roten Hebel der Spannelemente hoch um den Spann-  
deckel frei auf den Stangen zu bewegen. Achten Sie dabei darauf, dass  
Sie hierbei nicht die grünen Hebel berühren.
- 2 Wenn der Deckel korrekt auf dem Siebturm aufliegt, drücken Sie die  
grünen Hebel 1 - 2 mal herunter, um den Deckel straff auf dem  
Siebturm festzuklemmen. Betätigen Sie immer beide Spanneinheiten  
gleichzeitig.
- 3 Um den Spanndeckel nach einem Siebvorgang zu lösen, drücken Sie  
die roten Hebel nach oben. Halten Sie diese gedrückt und schieben Sie  
den Deckel hoch, bis der Siebturm entnehmbar ist. Hierzu ist es nicht  
nötig, den Deckel komplett von den Stativstangen zu ziehen.

